

Round Rotor와 Strip Rotor 모두 기본 제공하는 Spin-Down용 미니 원심분리기



C1801, C1413V, DW41F, DW41L

특징

- 최대 회전속도 6,000 rpm/2,000 x g 의 spin-down용 미니원심분리기
- 짧은 가속시간과 감속시간으로 시간 단축
- Lid(뚜껑)을 닫으면 동작하고, 열면 멈추는 시스템

기본 제공 구성품

- 1.5/2.0mL용 round rotor와 PCR용 strip rotor
- 0.4mL용 adapter와 0.5mL용 adapter
- Rotor 교체용 wrench(렌치)*C1801 불포함

DW41LTMSR

- 2개의 Slide glass를 4,000 rpm의 속도로 회전시켜 Slide glass 표면을 건조
- Slide glass holder는 slide glass에 샘플이 닿지 않는 구조로 설계하여 건조 중에 샘플에 손상을 주지 않음
- Standard slide glass를 사용(75 x 25mm, 3 x 1 ")
- 10Sec이내 Glass 건조

Specification

모델명	C1801, C1413V, DW41F	DW41L	DW41LTMSR
Capacity	8 x 1.5/2.0mL tube 4 x 0.2mL strips	6 x 21.5/2.0mL tube 2 x 0.2mL strips	2 standard slides
Speed/Force	6,000 rpm/2,000 x g		4,000 rpm/450 - 850 x g
Power Required	230V, 60Hz		230V, 60Hz

'C1801' 미니원심분리기 특징

- 전자식 브레이크는 뚜껑 열림과 동시에 빠른 감속을 제공하며, 시료를 쉽게 찾을 수 있어 처리 시간 단축.
- 타 모델은 wrench를 이용하여 rotor 교체하는 방법과 달리 C1801은 퀵 릴리스 교환식 rotor로 손으로 쉽게 교체 가능.



C1801
퀵 릴리스
교환식 rotor로
손으로 교체



타 모델
wrench를 사용하여
rotor 교체