

FZ-*i* 시리즈/ FX-*i* 시리즈

전자발란스

취급설명서



AND 한국 에이.엔.디(주)

⚠ 경 고

수 리

A/S 기술자 이외에는 케이스를 열고 수리할 수 없습니다. 보증 대상에서 제외 될 뿐만 아니라 기기의 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

기기의 이상

기기에 이상이 있을 경우에는 즉시 사용을 중지하고 「고장중」을 나타내는 표시를 기기에 부착하거나 오용되지 않는 곳으로 옮겨주세요. 그대로 사용을 계속하게 되면 매우 위험합니다. 또한 수리는 구입처 또는 가까운 당사 대리점에 문의하시기 바랍니다.

⚠ 주 의

환 경

저울은 완전 방수·방진 구조가 아닙니다. 저울을 물에 넣거나 장시간 직접 물을 뿌리지 말아 주십시오. 또한 먼지가 많은 곳이나 고온 다습한 곳에서 장시간 사용하면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 직접적으로 직사광선이 닿는 곳이나 바람이 부는 곳 또는 진동이 많은 불안정한 곳에서 사용하면 정밀도가 현저하게 떨어질 수 있습니다. 견고하고 수평한 곳에서 사용하는 것이 좋습니다.

취 급

짐판을 잡고 이동하거나 본체 또는 짐판에 충격을 가하지 마십시오. 또한 짐판에 최대중량 이상의 물건을 올려놓지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 장기간 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼고 보관하십시오.

온 도

너무 더운 곳이나 추운 곳 (-5 ~ 35℃이외)에서의 사용은 피해주십시오.

AC 아답터

AC 아답터를 사용하실 경우 JIS 5 급 방수 성능을 유지할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다. 특히 가능한 제품의 바닥 부분에 물이 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.

목 차

1. 서 두	3
특 징	3
2. 제품 구성 (각부 명칭), 설치와 주의	4
조립	5
계량 전 주의사항 (설치조건과 계량준비)	6
계량 중 주의사항 (보다 정밀한 계량을 위하여)	6
계량 후 주의사항 (저울의 유지 · 보수관리)	7
전원	7
3. 표시부 및 키의 기본조작 (기본동작)	8
4. 계량	9
단위 (모드) 의 선택	9
기본적인 계량(g, carat)	9
개수계량	10
% 계량 모드(퍼센트 계량 모드)	12
통계연산기능	13
통계연산 기능의 사용 예 (조배합의 예)	17
5. 계량 스피드의 변경	19
6. 캘리브레이션 (저울의 교정)	20
캘리브레이션	21
캘리브레이션 · 테스트	22
7. 기능선택과 초기화	23
기능선택	23
초기화	24
8. 내부설정	25
내부설정의 표시와 조작 키	25
항 목	26
환경 · 표시의 해설	29
데이터 출력의 해설	30
데이터포맷의 해설	32

데이터포맷 출력 예	34
단위 (모드) 등록의 해설	35
어플리케이션의 해설	35
컴퍼레이터의 해설	36
9. GLP와 ID 번호	37
주요 용도	37
ID 번호의 설정	37
GLP 출력	37
10. Hook	40
11. RS-232C 인터페이스	41
인터페이스의 사양	41
주변기기와의 접속	42
커맨드	45
12. 보수	48
손질	48
13. 고장 시 대책	49
저울의 동작 확인 및 측정환경, 측정방법의 확인	49
에러 표시 (에러 코드)	50
수리의뢰	51
14. 옵션 · 별매품	52
15. 사양	54
외형크기도	55

1. 서 두

한국 에이엔디(주) 제품을 구매해주셔서 감사드립니다. 본 설명서는 FZ-i / FX-i 시리즈용으로 작성된 취급설명서입니다. 사용하기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽으시고 내용을 정확히 이해하신 후에 사용해 주시기 바랍니다.

본 설명서의 구성

- 기본 사용법 기본적인 조작·계량방법과 주의사항을 기술하고 있습니다.
- 저울의 설정 저울을 설치한 장소의 바람 혹은 진동상태 (사용환경)에 대응하여 계량속도 (응답속도)를 조정하는 기능과, 저울의 교정에 대한 설명입니다.
- 기능 활용 저울의 다양한 기능에 대한 설명입니다.
- RS-232C 인터페이스 저울의 계량값 출력 또는 저울을 제어하는 커멘트를 입력하는 인터페이스입니다. 사용하기 위해서는, PC 또는 옵션·프린트가 필요합니다.
- 보수관리 저울의 유지·보수 및 문제가 발생한 경우에 대한 설명입니다.



특 징

- ☐ 대부분의 장소에서 사용 가능한 범용저울입니다.
- ☐ FZ-i 시리즈는 교정용분동을 내장하여 원터치로 교정(조정)이 가능합니다.
- ☐ 먼지, 수분침투에 강한 케이싱 구조를 채용하고 있습니다.
- ☐ 측정물을 올리고 표시값을 읽기까지 응답시간은 약 1초가 소요됩니다. (응답속도가 **FAST** 로 설정된 경우)
- ☐ 4종류의 계량 모드를 선택할 수 있습니다.
g (그램), pcs (개수), %, ct (carat)
- ☐ 저울의 계량값 혹은 데이터를 출력하는 RS-232C 인터페이스를 표준으로 장치하고, GLP「의약품 안전성시험 실시에 관한 기준」에 대응하는 기록을 출력할 수 있습니다.
- ☐ 계량값의 합계, 최대, 최소, 범위 (최대-최소), 평균, 표준편차 혹은 편차계수를 표시·출력하는 통계연산 기능이 있습니다.
- ☐ **HI** **OK** **LO** 에 의해, 콤파레이터 결과를 표시할 수 있습니다.
- ☐ 동물계량에도 대응이 가능한 표시 홀드 기능이 있습니다.
- ☐ FZ-i 전 기종과 FX-200i / 300i / 500i 은 보다 정밀한 계량을 할 수 있도록 소형바람막이가 부속품으로 있습니다.
- ☐ 매달림 계량이 가능한 UNDER HOOK를 표준으로 장치하고 있습니다.
- ☐ 옵션으로, USB 인터페이스 (FXi-02), 이더넷 인터페이스 (FXi-08), 내장 배터리 (FXi-09)를 사용하고 있습니다. 이더넷 인터페이스에서는, LAN을 통해서 저울과 PC를 접속할 수 있습니다. USB인터페이스에서는, PC와 Cable을 접속하는 것만으로 Excel 혹은 Word에 계량값 통신이 가능하게 됩니다. 또한 전원이 없는 장소에서 저울을 사용 할 경우, 내장 배터리를 사용해 주십시오.
- ☐ 외부표시부 AD-8920A (별매)를 이용하는 것으로 저울에서 떨어뜨린 위치에서 계량값을 확인 가능합니다.

2. 제품 구성 (각부 명칭), 설치와 주의

본 제품은 정밀기기이므로, 개봉 시 취급에 주의를 해 주십시오. 또한 기종에 따라 포장내용이 다르므로, 물품이 잘 갖추어져 있는지 확인 해 주십시오.

포장박스, 포장재는 수리 시 운송 등에 사용할 수 있으므로 보관해 주십시오.

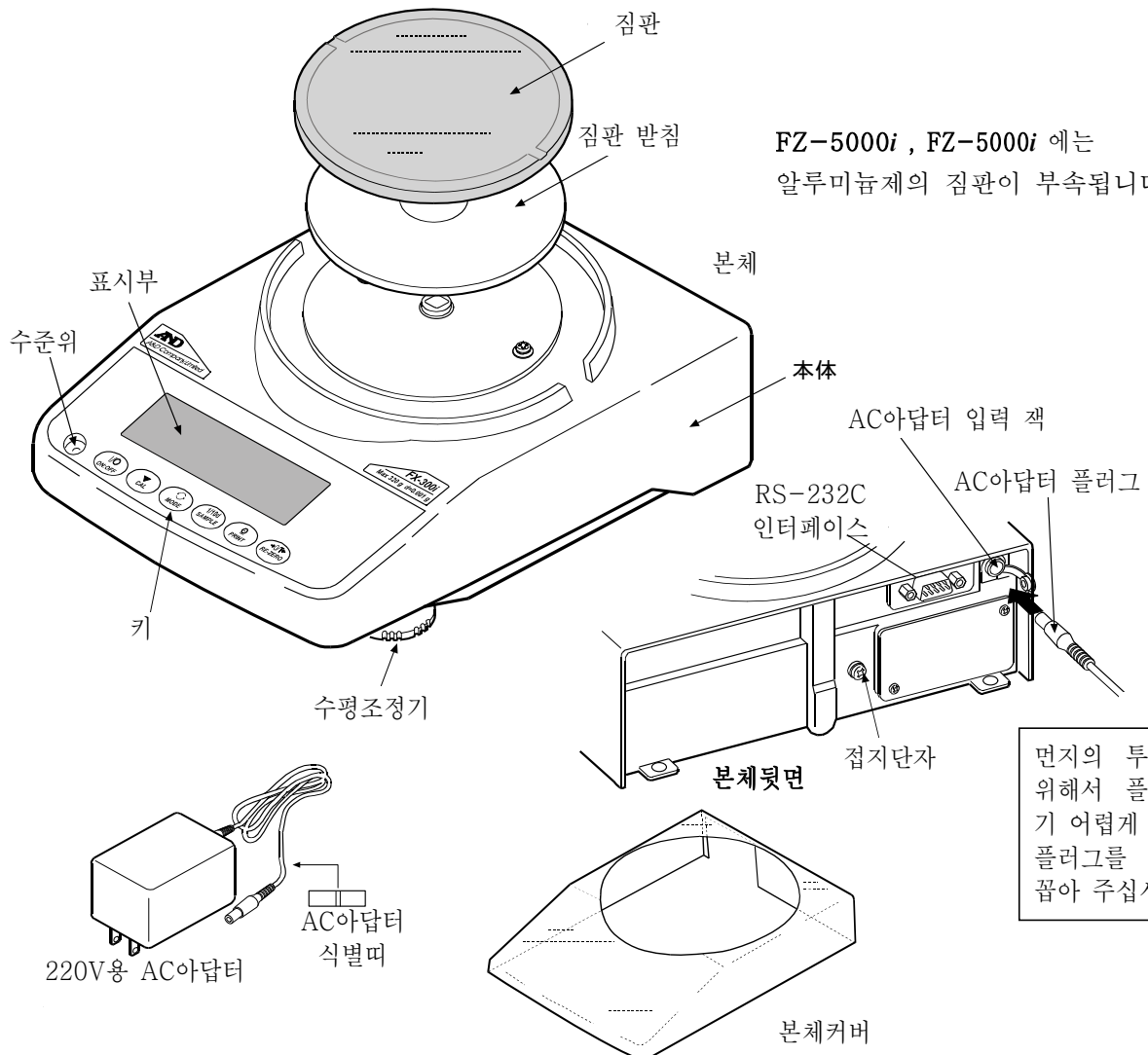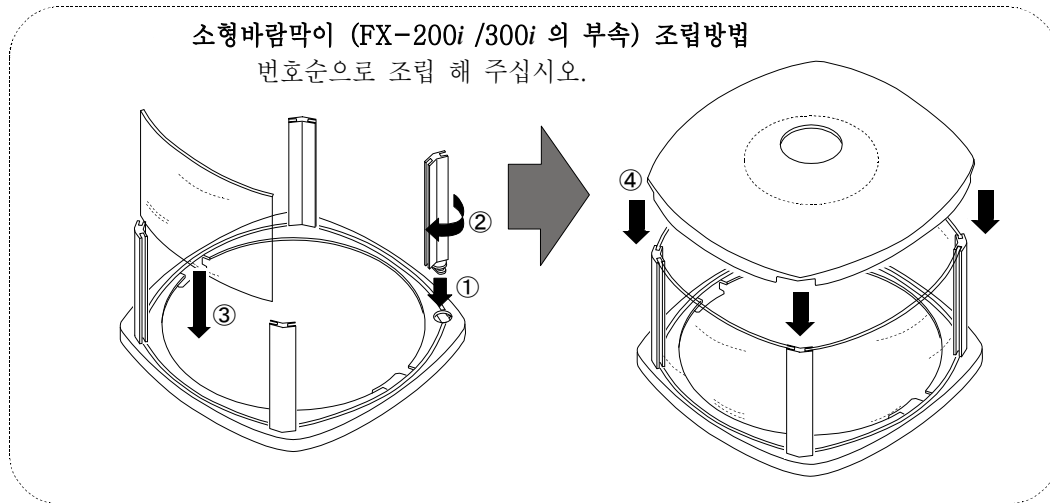


조립

- ① 앞항의 「제품구성」을 참고하여, 집판과 소형바람막이(FZ-*i*의 전기종과FX-200*i* / 300*i*/ 500*i*의 경우)를 조립해 주십시오.
- ② 기포가 수준위의 빨간 원 중앙에 들어가도록 수평 조정기를 돌려서 저울의 수평을 맞춰 주십시오.
- ③ 저울 뒷면의 AC 아답터 입력 잭에 AC 아답터를 꼽고, 다른 한 쪽의 플러그를 콘센트에 꼽아 주십시오.
(사용 전, 30분 이상 전기가 흐르도록 하십시오.)
※ AC 아답터 플러그가 들어가기 어려운 경우, 돌리면서 밀어 넣어 주십시오.

계량 전 주의사항 (설치조건과 계량준비)

전자저울의 성능을 충분히 끌어내기 위하여 아래의 설치 조건을 갖추어 주십시오.

- ☐ 이상적인 설치조건은 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도 45~60%RH의 안정된 환경입니다.
- ☐ 먼지가 적은 곳에 설치해 주십시오.
- ☐ 저울대는 견고한 것을 사용해 주십시오. (방진대, 석반이 이상적 입니다)
- ☐ 실내의 중심부 보다 구석진 곳이, 또는 건물의 2, 3층보다도 1층이 진동이 적어 계량에 적합합니다.
- ☐ 에어컨 주변에 저울을 설치하지 마십시오.
- ☐ 직사광선이 닿지 않는 장소에 설치 해 주십시오.
- ☐ 자기성이 있는 기기 근처에 저울을 두지 마십시오.
- ☐ 수준위의 빨간 원 중앙에 기포가 들어오도록 수평조정기를 회전하여 저울의 수평을 맞춰 주십시오.
- ☐ 사용 전에는, AC아답터를 저울에 접속한 상태에서 30분 이상 전기가 흐르도록 하십시오.
- ☐ 저울을 처음 사용하는 경우, 사용 장소를 변경한 경우, 혹은 계량을 시작 할 경우에는 바르게 계량이 되도록 저울을 실온에 둔 후, 반드시 캘리브레이션을 실시 해 주십시오. 「6. 캘리브레이션」을 참조해 주십시오.

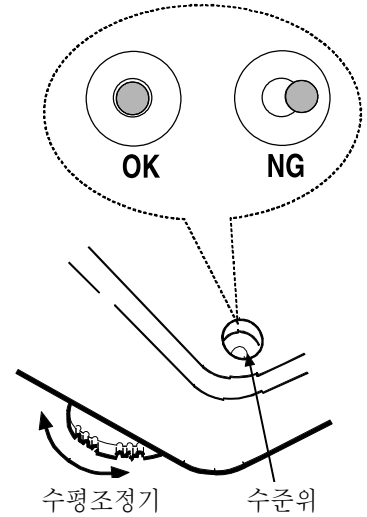


주의 부식성 가스, 인화성 가스가 우려되는 곳에는 설치하지 마십시오.


계량 중 주의사항 (보다 정밀한 계량을 위하여)

정확한 계량을 실시하기 위해서는, 아래의 사항에 주의하시길 바랍니다.

- ☐ 정전기의 영향으로 인해 계량오차가 생길 수 있습니다. 주의의 습도가 45%RH 이하가 되면 플라스틱 등의 절연물은 정전기를 띄기 쉽습니다. 필요에 따라서 아래의 대처방법을 실시하고, 저울본체를 접지해 주십시오.
 - 별매품인 AD-1683(정전기 방지기)을 사용하여, 샘플의 정전기를 직접 제거해 주십시오.
 - 저울 설치 장소에 상대습도를 높여 주십시오.
 - 대전된 샘플은 도전성 금속제 용기에 넣어 계량 해 주십시오.
 - 플라스틱 등의 대전물은 젖은 천으로 닦으면 정전기를 방지할 수 있습니다.
- ☐ 자기의 영향에 의해 계량값에 오차가 생길 수 있습니다. 자성 물질(철등)을 측정하는 경우, 매달림 저울 등을 사용하여 계량하면 저울 본체와 샘플을 멀리할 수 있습니다.
- ☐ 주위의 온도와 계량물(용기포함)의 온도에 차이가 있으면 계량 오차가 생길 수 있습니다. 예를 들면 실온이 20°C 일 때에 40°C 의 플라스크의 주변에는 대류가 생겨 본래의 무게보다 가볍게 표시됩니다. 계량물과 용기는 가능한 한 주위의 온도와 비슷해진 후 측정 해 주십시오.
- ☐ 계량조작은 신중하고 민첩하게 조작 해 주십시오. 측정하는데 시간이 걸리면 샘플에 포함된 수분의 증발 혹은 습도의 흡수로 인해 오차 원인 이 많아집니다.

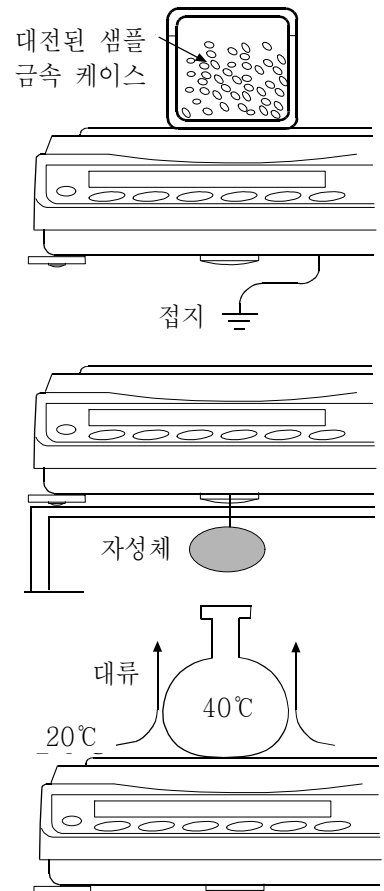

- 짐판에는 충격적인 하중 혹은 최대중량을 초과한 하중은 올리지 마십시오. 또한 계량물은 짐판 중앙에 올려 주십시오.
- 키를 누를 때는 펜과 같은 끝이 뾰족한 것으로 누르지 마시고 손가락으로 키 중앙을 눌러 주십시오.
- 측정오차를 줄이기 위해서는 계량 전에 반드시 **RE-ZERO** 키를 눌러 주십시오.
- 측정결과에는 공기의 부력으로 인한 오차가 포함되어 있습니다. 공기의 부력은 샘플의 체적 혹은 대기압, 온도에 따라 변합니다. 정밀한 측정을 요하는 경우는 부력의 보정을 실시 해 주십시오.
- 저울 내에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주십시오. (분체, 액체, 금속 조각 등)
- FZ-i 전기종과 FX-200i / 300i / 500i에는 소형바람막이가 포함되어 있습니다. 바람막이 부품에는 정전기 방지처리가 되어 있지만, 포장박스에서 꺼낸 후 잠시 동안은 전기를 띄고 있는 경우가 있습니다. 또한 습도가 낮은 경우에도, 전기를 띄는 경우가 있습니다. 바람이 없는 데도 계량값이 안정하지 않거나, 재현성이 나쁜 경우는, 소형바람막이를 떼 내어 주십시오. 젖은 천으로 뚜명한 판을 닦으면 전기가 제거되어, 정전기 문제는 해결됩니다. 또한 별매품 정전기 방지기 AD-1683 혹은 시판용 정전기 방지제를 사용하는 것도 효과가 있습니다.

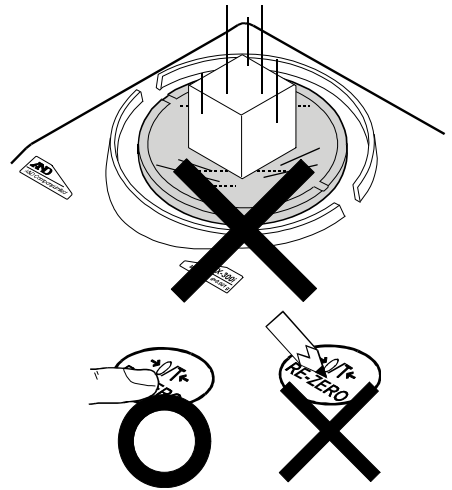

계량 후 주의사항 (저울의 유지 · 보수관리)


- 저울 본체에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 저울을 분해하지 마십시오.
- 유기용제로 닦지 마십시오. 세척 시에는 중성세제를 묻힌 부드러운 천을 사용해 주십시오.
- 계량판을 닦을 때는 단면에 손을 다치지 않도록 주의해 주십시오.
- 저울 내부에 먼지 혹은 물이 들어가지 않도록 해 주십시오.

전원


이 제품은 AC아답터가 접속되어 있는 한, 표시가 없어도 항상 전기가 흐르는 상태로 되어 있습니다. 안정된 계량을 실시하기 위해서는, 가능한 범위에서 연속적으로 전기가 흐르도록 해 주십시오. 연속적으로 전기를 통하게 해도 저울에는 악 영향을 미치지 않습니다. 정확히 계량하기 위해서는 사용 전에 30분 이상 전기가 흐르도록 하십시오.

3. 표시부 및 키의 기본조작 (기본동작)

키를 「눌렀다 바로 떼는 경우」와 「계속해서 누르는 경우」와는 동작에 차이가 있습니다. 통상 계량조작은 키를 「누르고 바로 떼는 경우」입니다. 필요한 경우가 아니라면 키를 계속 누르지 마십시오.

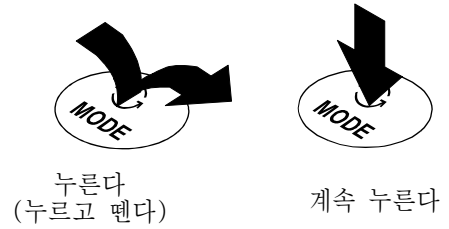

- 통계데이터 수 (통계연산기능)
- 하중과 최대중량의 관계를 %로 표시 (최대중량 인디케이터)

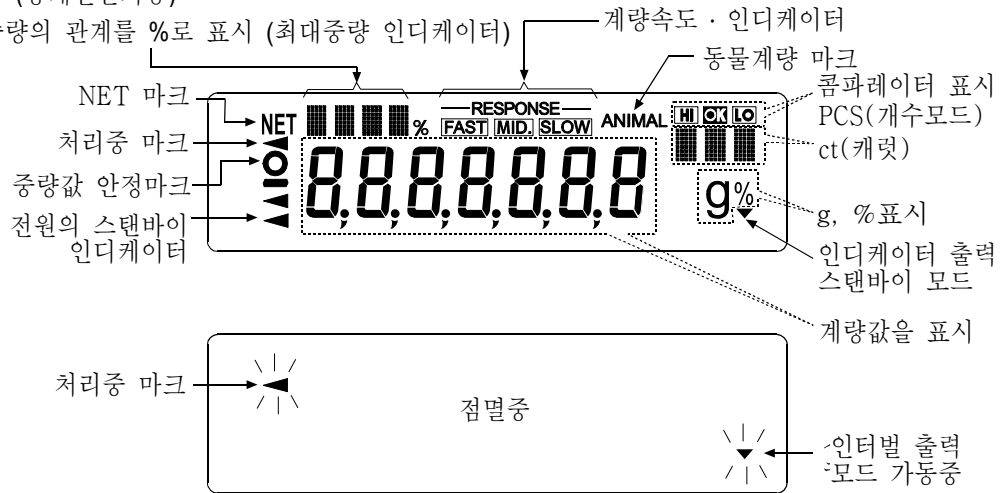

키	키를 누른 경우 (누르고 바로 떼다)	키를 계속해서 누른 경우
	표시를 ON/OFF하는 키 입니다. 표시를 OFF로 하면, 스탠바이 · 인디케이터만 표시합니다. 표시를 ON으로 하면, 계량이 가능해집니다. [ON:OFF] 키는 항상 유효하며, 조작 중에 [ON:OFF] 키를 누르면 반드시 OFF표시가 됩니다.	
	계량표시일 경우 누르면 최소표시의 자리수를 ON/OFF 합니다. 개수 · 퍼센트 표시일 경우 누르면 등록 모드로 들어갑니다.	내부설정 메뉴를 표시합니다.
	내부설정에서 등록된 단위를 전환합니다. (g, PCS, %, ct)	계량 속도의 변경 모드로 들어갑니다.
	FZ-i 시리즈는 내장분동에 의한 캘리브레이션 모드에 들어갑니다. (원터치 · 캘리브레이션) 내부설정모드 시는 동작을 취소합니다.	캘리브레이션 모드로 들어갑니다.
	내부설정에 의해, 안정 시 계량값 데이터를 출력합니다. 각종 설정 시에는 조작을 선택합니다.	출하 시는 기능설정이 되어있지 않음. 내부설정 변경에 의해 GLP의 「표제」 「종료」를 출력합니다.
	표시를 영(0)으로 합니다.	


4. 계량

단위 (모드) 의 선택

저울에서 사용할 수 있는 단위는 g(그램), pcs(개수모드), %(퍼센트 모드), ct(Carat) 4종류입니다.

[MODE] 키를 누르면, 표시의 단위(모드)가 변환됩니다.

예

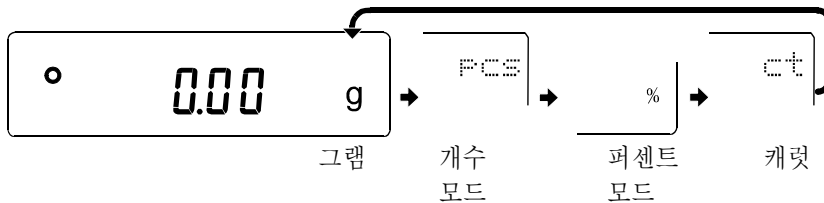

※1. 「Carat」는 보석류를 계량할 때의 단위로 1 carat = 0.2g입니다.

※2. 표시되는 단위와 그 순서는 내부설정으로 미리 등록 할 수 있습니다. 자세한 사항은 「8.내부설정」의 「단위등록의 해설」을 참조해 주십시오.


기본적인 계량(g, carat)

① [MODE] 키를 눌러 단위를 선택합니다. (g, ct)
여기에서는, 예를 들어 g (그램)을 선택하겠습니다.

② 필요에 따라서 용기를 올리고 [RE-ZERO] 키를 누르고 [000 g] 을 표시합니다. (소수점의 위치는 기종에 따라 달라집니다.)

③ 계량물을 올리고, 안정 마크 [] 표시 후, 계량값을 읽습니다.

④ 계량 후, 짐판에 올려 있는 것을 내려 주십시오.

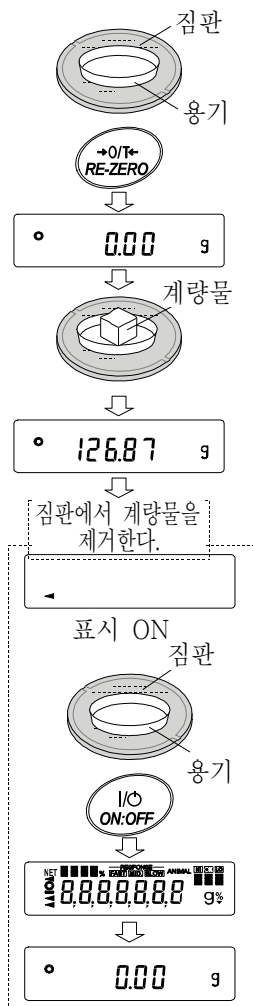

메모

- [SAMPLE] 키를 누르면 최소표시의 자리수를 ON/OFF 합니다.
- 용기 등을 올린 상태에서 [ON/OFF] 키를 누르고 계량한 경우는 영(0) 표시에서 시작합니다.

개수계량

물품의 개수를 조사하는 계량범위 입니다. 기준이 되는 샘플의 단위중량(1개의 무게)에 대하여, 계량한 것이 몇 개에 해당하는지를 계산하여 표시해 줍니다. 이 경우 샘플의 단위중량 오차가 작을수록 정확히 개수를 계산합니다. 또한, 아래에 표시한 ACAI기능을 사용하여 계량하면 샘플의 단위중량의 오차를 보정하고 개수의 정밀도를 향상시킬 수가 있습니다.

※ 물품의 단위중량(1개의 무게)의 오차가 클 경우는 정확한 개수가 불가능 할 수 있습니다.

※ 샘플의 단위중량의 불균형이 큰 경우는 개수 계량 할 수 없는 경우가 있습니다.

※ 개수계량의 오차가 큰 경우 대책으로서 빈번히 ACAI를 실시하여 여러번 나눠 측정하는 방법으로 시험해 주십시오.

개수 모드로 전환

- ① **[MODE]** 키를 눌러서 **[PCS]** 단위로 합니다. (PCS=개수)

단위중량의 등록


- ② **[SAMPLE]** 키를 누르고, 단위중량등록 모드로 들어갑니다.
※ 등록 모드에서도 **[MODE]** 키를 누르면 다음 모드로 전환됩니다.
- ③ 또한 **[SAMPLE]** 키를 누르면, 등록 시 샘플수를 변경할 수 있습니다.
(10, 25, 50, 100)
※ 샘플의 단위 중량은 다소 차이가 있을 수 있는데 등록 시 샘플 수가 많을수록 개수 계량이 정확합니다.
- ④ 필요에 따라서 용기 등을 올리고, **[RE-ZERO]** 키를 눌러 **[25 0]** 의 표시가 되게 합니다. (25개일 경우)
- ⑤ 지정된 수의 샘플을 올립니다.

- ⑥ **[PRINT]** 키를 누르면, 계량값에서 계산한 단위중량을 등록하고 계수표시가 됩니다.
(25개의 경우 **[25 PCS]**)

※ 올려진 샘플의 중량이 너무 가볍다(계수오차가 커진다)고 판단되는 경우는, 샘플의 추가를 지시합니다. 표시된 수량의 샘플을 추가하여 다시 **[PRINT]** 키를 눌러 주십시오. 정상적으로 등록된다면 계수표시가 됩니다.

※ **[Lo]** 표시는, 단위중량이 너무 가벼울 때 표시합니다. 그 샘플은 하나만 가지고 등록할 수 없습니다.

※ 등록된 단위중량은 전원을 끄더라도 기억됩니다.

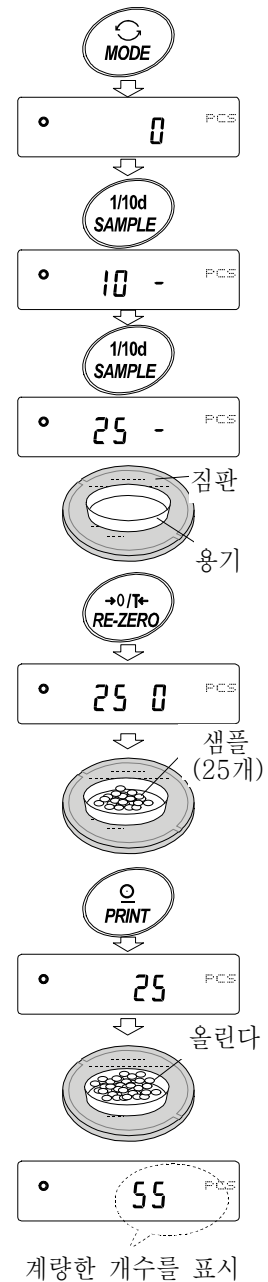

개수 모드 (계수)

⑦ 수량 계산이 가능합니다.


안정 마크 점화등에 **PRINT** 키를 누르면 계량값 (개수)를 외부에 출력하는 것이 가능합니다.

※ 프린트, 컴퓨터, 별매의 외부기기등이 필요합니다.

ACAI

ACAI는 샘플수를 늘리고, 샘플 한개 한개의 오차를 평균화함으로써 오차를 적게 하고, 계수정밀도를 자동으로 향상시키는 기능입니다. ⑥의 단위중량을 등록한 후, 다음 ⑧로 진행하여 주십시오.

처리중 마크

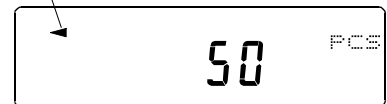

- ⑧ 샘플을 약간 추가하면 처리 중 마크가 점등합니다. (오동작을 방지하기 위해서 3개 이상 추가해 주십시오. 과부하 되면 점등하지 않습니다. 표시개수와 같은 수량을 추가해 주십시오.)
- ⑨ 처리 중 마크가 점멸하고 있는 동안에는 샘플을 움직이지 마십시오. (정밀도를 갱신 중입니다.)
- ⑩ 처리 중 마크 소등 후, 정밀도는 갱신됩니다. 이 작업을 반복할 때마다 계수정밀도는 보다 향상됩니다. 또한, 100개를 초과하고부터 ACAI 범위는 특별히 정해지지 않습니다. 표시개수와 같은 수준의 개수를 기준으로 추가해 주십시오.
- ⑪ ACAI에서 사용한 샘플을 모두 내리고, 계수작업으로 들어갑니다.

% 계량 모드(퍼센트 계량 모드)

기준이 되는 샘플 중량을 100%로 한 경우, 이에 대하여 계량한 것이 몇%에 해당하는지를 표시합니다. 목표중량을 지정하여 그것에 맞게 계량을 할 경우, 혹은 샘플의 오차를 찾을 경우에 사용합니다.

% 계량 모드로 전환

- ① [MODE] 키를 누르고 단위를 [%] 로 합니다.

100% 중량의 등록(퍼센트 계량의 준비)

- ② [SAMPLE] 키를 누르고, 100% 중량등록 모드로 들어갑니다.

※ 등록 모드에서도 [MODE] 키를 누르면 다음 모드로 전환됩니다.

- ③ 필요에 따라서 용기 등을 올리고, [RE-ZERO] 키를 눌러서 [100%OV%] 를 표시합니다.

- ④ 100%에 해당하는 샘플을 올립니다.

- ⑤ [PRINT] 키를 누르면, 100% 중량을 등록해서 퍼센트의 값을 표시합니다. [10000V%]


- ※ 100%에 해당하는 샘플의 중량이 너무 가벼워서 등록이 불가능한 경우는 [Lo] 를 표시합니다. 그 샘플은 사용할 수 없습니다.
- ※ 소수점의 위치는 100% 중량에 의해 변화합니다.
- ※ 등록한 값은 전원을 끄더라도 기억합니다.

퍼센트 계량

- ⑥ 퍼센트 계량이 가능합니다.

안정마크 점등시에 [PRINT] 키를 누르면, 계량값을 외부에 출력됩니다.

- ※ 프린트, 컴퓨터, 별매의 주변기기등이 필요합니다.

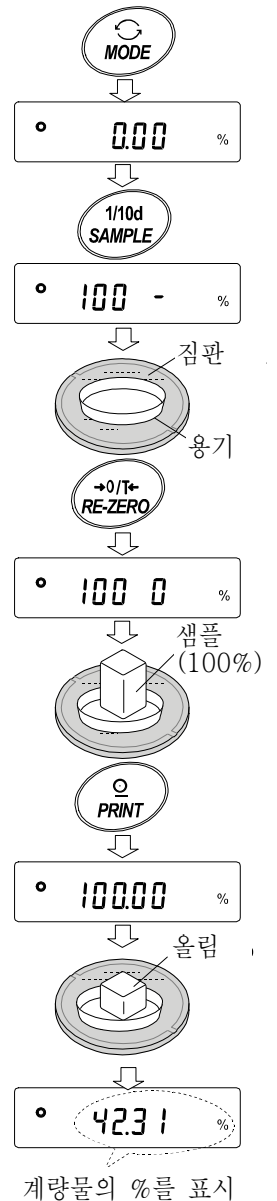

통계연산기능

계량값을 통계처리 하고, 결과를 표시·출력하는 기능입니다. 이 기능을 사용하는 경우는, 아래와 같이 내부설정
에 들어가서, 「어플리케이션(AP Fnc)」의 「어플리케이션 기능(APF)」을 “2”로 설정할 필요가 있습니다.

표시·출력 가능한 연산 항목은, 데이터 수, 합계, 최대, 최소, 범위(최대-최소), 평균, 표준편차, 편차계수 입
니다. 이들의 출력 데이터는, 내부설정 「어플리케이션(AP Fnc)」의 「통계표시출력선택(StatF)」에 따라 3단계로
선택할 수 있습니다.

- ※ 잘못된 데이터를 입력한 경우라도, 데이터 입력 직후라면, 키 조작에서 취소할 수 있습니다.
- ※ 통계결과는, 전원을 끄게 되면 초기화 됩니다.
- ※ 표준편차, 편차계수는, 아래의 식에 의해 산출됩니다.

$$\text{표준편차} = \sqrt{\frac{N \cdot \sum (X_i)^2 - (\sum X_i)^2}{N \cdot (N-1)}}$$

단, X_i 는 i 번째의 계량값
 N 은 데이터 수


$$\text{편차계수 (CV)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균}} \times 100(\%)$$

(1) 준비

통계연산기능 모드의 전환 (내부설정의 변경)

- ① [SAMPLE] 키를 [bR5Fnc] 가 표시될 때 까지 계속해서 누릅니다.
- ② [SAMPLE] 키를 몇 번 누르고 [AP Fnc] 표시를 합니다.
- ③ [PRINT] 키를 누르고 [°APF 0] 표시를 합니다.
- ④ [RE-ZERO] 키를 누르고 [APF 2] 표시를 합니다.

통계연산에서 출력을 선택하는 경우는, ⑤로 진행해 주십시오.
그대로, 설정을 기억시키는 경우는, ⑦로 진행해 주십시오.
통계연산 기능을 해제하는 경우는, [RE-ZERO] 키를 누르고
[APFF 0] 로 돌아옵니다.

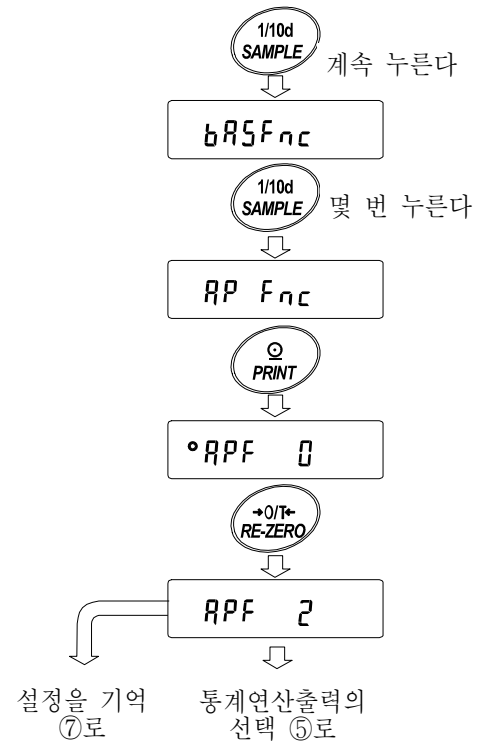

통계연산 출력의 선택

⑤ **[SAMPLE]** 키를 누르고 **[STAT 0]** 표시를 합니다.

⑥ **[RE-ZERO]** 키를 누르고, 임의의 설정값으로 변경합니다.


표시 예로는 데이터 수, 합계, 최대, 최소, 범위(최대-최소), 평균 출력이 선택됩니다.

설 정 값	내 용
• 0	데이터 수, 합계
1	데이터 수, 합계 최대, 최소, 범위 (최대-최소), 평균
2	데이터 수, 합계 최대, 최소, 범위 (최대-최소), 평균 표준편차, 편차계수

⑦ **[PRINT]** 키를 누르고 기억시킵니다.

※ **[ON:OFF]** 키의 조작, 및 전원투입 시부터 연산 기능이 유효해집니다.

⑧ **[CAL]** 키를 누르면 계량표시로 돌아갑니다.

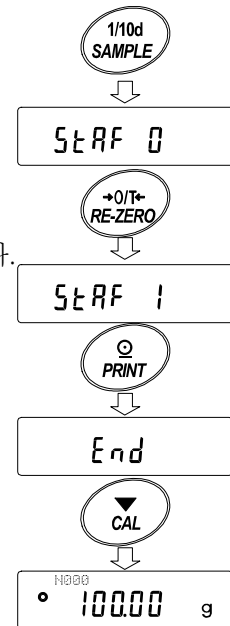


계량 단위의 선택

⑨ 통계연산 기능에서 사용하는 단위를 **[MODE]** 키로 선택합니다.

※데이터가 입력된 후에는, **[MODE]** 키로 단위선택은 할 수 없습니다. 이 경우는, 통계데이터 삭제(16페이지)를 하고, 모든 데이터를 소거한 후, **[MODE]** 키로 단위를 선택해 주십시오.

※전원투입 시부터 통계단위기능을 유효하게 하는 경우는, 내부설정의 「단위등록 (Unit)」에서 사용하는 단위를 설정해 두면 편리합니다.

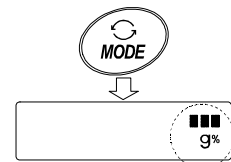

(2) 사용방법

통계데이터 추가

다음 키에서 통계연산 기능을 조작합니다.


- | | |
|--------------------|---|
| [MODE] 키 | <ul style="list-style-type: none"> · 계량값이 입력되어 있는 경우는, 누를 때 마다 계량 표시, 통계표시, 데이터 조작과 표시 내용을 변경합니다. · 계량값수가 입력되지 않는 경우는, 단위(모드)를 변경합니다. |
| [SAMPLE] 키 | <ul style="list-style-type: none"> · 계량표시 시, 최소표시의 자리수를 ON/OFF 합니다. |
| [RE-ZERO] 키 | <ul style="list-style-type: none"> · 계량표시 시, 표시값을 영(0)으로 합니다. |
| [PRINT] 키 | <ul style="list-style-type: none"> · 계량표시 시, 데이터 번호와 계량값을 출력하고, 표시 계량값은 통계처리로 더해집니다. (출력은 데이터 번호가 부가되기 때문에, 내부설정의 데이터 포맷(28페이지)에서 설정한 포맷과 다릅니다.) · 통계결과 표시중은, 통계결과를 출력합니다. (출력은 내부설정 데이터 포맷(28페이지)에서 설정한 포맷과 다릅니다.) |
| [CAL] 키 | <ul style="list-style-type: none"> · 데이터 조작표시, 결과표시에서 계량 표시로 돌아갑니다. |

① **RE-ZERO** 키를 누르고, 영(0)으로 표시합니다.

② 집판에 계량물을 올립니다.

③ 안정마크가 점등하면, **PRINT** 키를 누르고, 표시된 계량값을 통계처리에 더합니다.
표시좌측 위의 데이터 수가 1 늘어납니다.

④ 계량마다 순서 ①~③을 반복합니다.

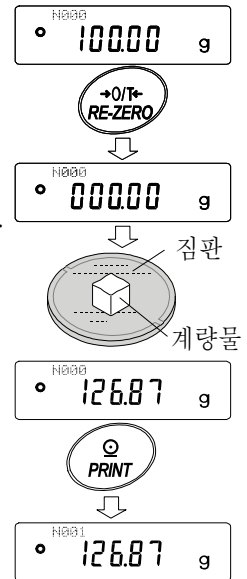

통계결과의 표시와 출력 (데이터 수가 1개 이상인 경우)


⑤ **MODE** 키를 누를 때마다, 「통계표시출력선택(StAF)」에서 설정된 통계결과에 따라 **Cancel**, **Clear** 가 표시됩니다.

※ 데이터 수가 1개인 경우는, 표준편차와 편차계수는 **----** 를 표시합니다.

※ 평균이 영(0)인 경우, 편차계수는 **----** 를 표시합니다.

※ 표시창의 좌측 위의 심볼에, 표시중인 연산 내용이 나타납니다.

심볼	연산내용
SUM	합계
MAX	최대
MIN	최소
R	범위(최대-최소)
AVE	평균
SD	표준편차
CV	편차계수

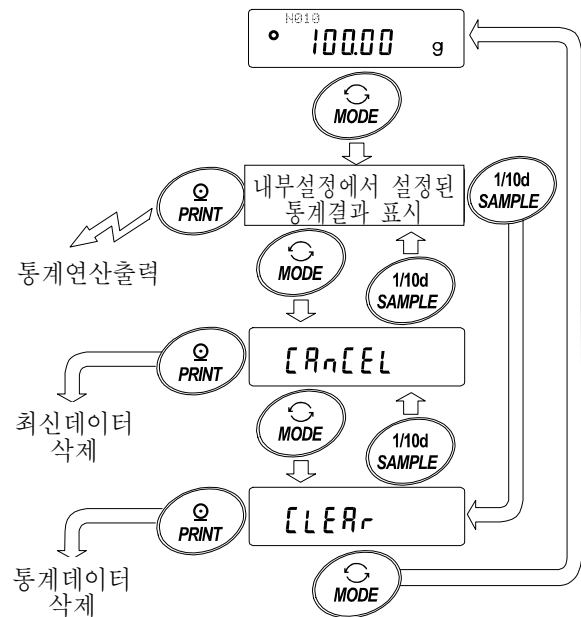

⑥ 통계결과표시중에, **PRINT** 키를 누르면, 통계결과가 출력됩니다.

출력예


내부설정값

No.	10	0	1	2
TOTAL	100.00 g			
MAX	10.50 g			
MIN	9.50 g			
AVE	10.00 g			
R	1.00 g			
SD	0.280 g			
CV	2.80 %			

(3) 최신 데이터 삭제

오류 데이터를 입력했을 때, 데이터를 통계처리에서 제외합니다. 삭제된 것은, 마지막에 입력한 데이터 1개 만이며, 2개 이전의 데이터는 삭제할 수 없습니다.

- ① 계량표시 중에 [MODE] 키를 누르고, 또한 [SAMPLE] 키를 눌러서 [RECALL] 표시를 합니다.
- ② [PRINT] 키를 누르고 [RECALL] 표시를 합니다.
- ③ [RE-ZERO] 키를 누르고 [RECALL] 표시를 합니다.
- ④ [PRINT] 키를 누르면 최신데이터가 통계처리에서 제외되어, 계량 표시의 데이터 수가 1개 줄어듭니다.

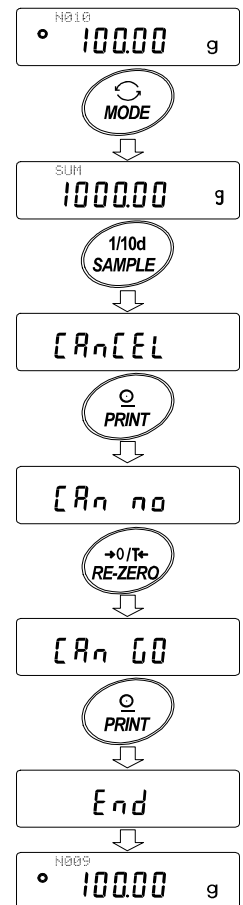

(4) 통계데이터의 삭제


통계데이터를 모두 삭제하고, 데이터 수를 영(0)으로 합니다.

- ① 계량 표시 중에 [MODE] 키를 누르고, 또한 [SAMPLE] 키를 눌러서 [CLEAR] 표시를 합니다.

- ② [PRINT] 키를 누르고 [CLEAR] 표시를 합니다.

- ③ [RE-ZERO] 키를 누르고 [RECALL] 표시를 합니다.

- ④ [PRINT] 키를 누르면, 통계데이터가 초기화 됩니다. 계량 표시의 데이터 수가 영(0)으로 됩니다.

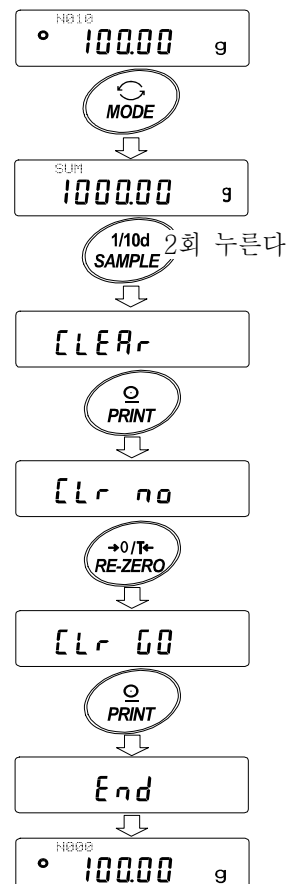

통계연산 기능의 사용 예 (조배합의 예)

여기에서는, 통계연산 기능의 사용 예로, 약품 등 복수의 성분을 조배합하는 경우, 저울과 프린터를 사용해서 조배합의 기록을 작성하는 방법을 나타냅니다. 예로 든 구성은, FX-3000i 와 AD-8121B(덤프 프린터 모드) 가 RS-232C에 접속됩니다.

(1) 준비

내부설정의 변경

- 변경점
- 변경점-통계연산 기능을 유효하게 합니다.
 - 데이터 출력 후 RE-ZERO를 유효하게 합니다.

통계연산 기능을 유효하게 합니다.


- ① 데이터 내부설정메뉴로 들어갑니다.
[SAMPLE] 키를 [bASFnC] 가 표시될 때 까지 계속해서 누릅니다.
- ② 어플리케이션 기능을 선택합니다.
[SAMPLE] 키를 몇 번 누르고 [RP Fnc] 를 표시한 후, [PRINT] 키를 누르고, [°RPF 0] 표시를 합니다.
- ③ 어플리케이션 기능을 “2” (통계연산기능)로 변경합니다. [RE-ZERO] 키를 누르고, [RPF 2] 표시를 합니다. [PRINT] 키를 누르고 변경을 확정합니다. [End] 표시 후 [bASFnC] 가 표시됩니다.

데이터 출력 후 RE-ZERO를 유효하게 합니다.

- ④ 데이터 출력 후, RE-ZERO를 선택합니다.
[SAMPLE] 키를 몇 번 누르고 [dout] 표시를 합니다. 그 후 [PRINT] 키를 누르고 [°Pr-t 0] 표시를 합니다. 그 후에 [SAMPLE] 키를 몇 번 누르고 [°Rr-d 0] 표시를 합니다.
- ⑤ 데이터 출력 후 RE-ZERO를 유효하게 합니다.
[RE-ZERO] 키를 누르고 [°Rr-d 1] 표시를 합니다. 그 후에 [PRINT] 키를 누르고 변경을 확정합니다. [End] 표시 후 [SIF] 가 표시됩니다.

계량 표시로 돌아갑니다.

- ⑥ [CAL] 키를 누르고 계량 표시로 돌아갑니다.

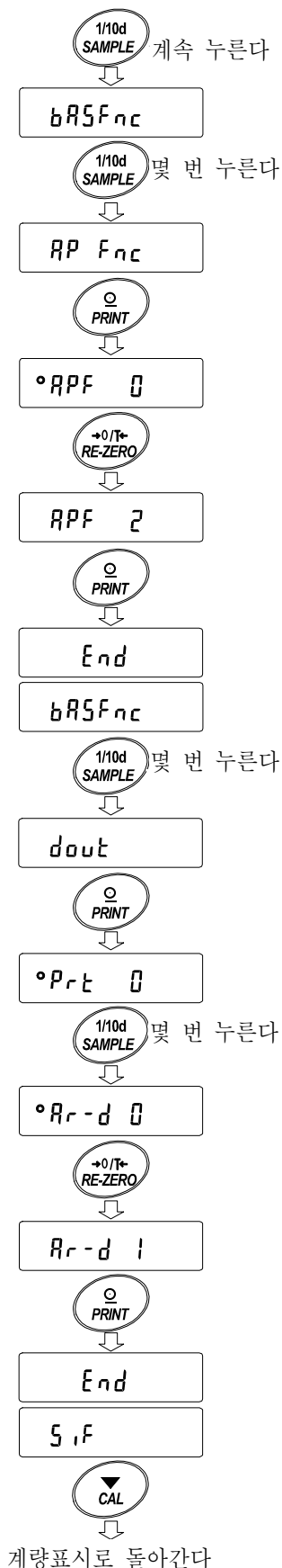


(2) 사용방법

- ① **[RE-ZERO]** 키를 누르고 영(0)표시로 합니다.
- ② 용기를 저울에 올리고, **[PRINT]** 키를 누르고 **000 g** 표시로 합니다.(용기중량 등록)
외부출력기기가 접속한 경우는, 데이터를 출력합니다.
- ③ 조합성분 1을 계량하고, **[PRINT]** 키를 눌러서 **000 g** 표시로 합니다.(조합성분 1의 중량 등록)
외부출력기기가 접속해 있는 경우는, 데이터를 출력합니다.
- ④ 조합 성분 2를 계량하고, **[PRINT]** 키를 눌러서 **000 g** 표시로 합니다.(조합성분 2의 중량등록)
외부출력기기가 접속해 있는 경우는, 데이터를 출력합니다.
- ⑤ 더 많은 조합 성분이 있는 경우는, 4항을 반복합니다.
- ⑥ 조합 완료 후, **[MODE]** 키를 누르고, 통계결과를 표시합니다.

외부기기출력 예

No. 1		
ST, +00005.63 g	----	용기값
No. 2		
ST, +00001.99 g	----	조합성분 1
No. 3		
ST, +00007.73 g	----	조합성분 2
N 3		
SUM +15.40 g	----	총중량

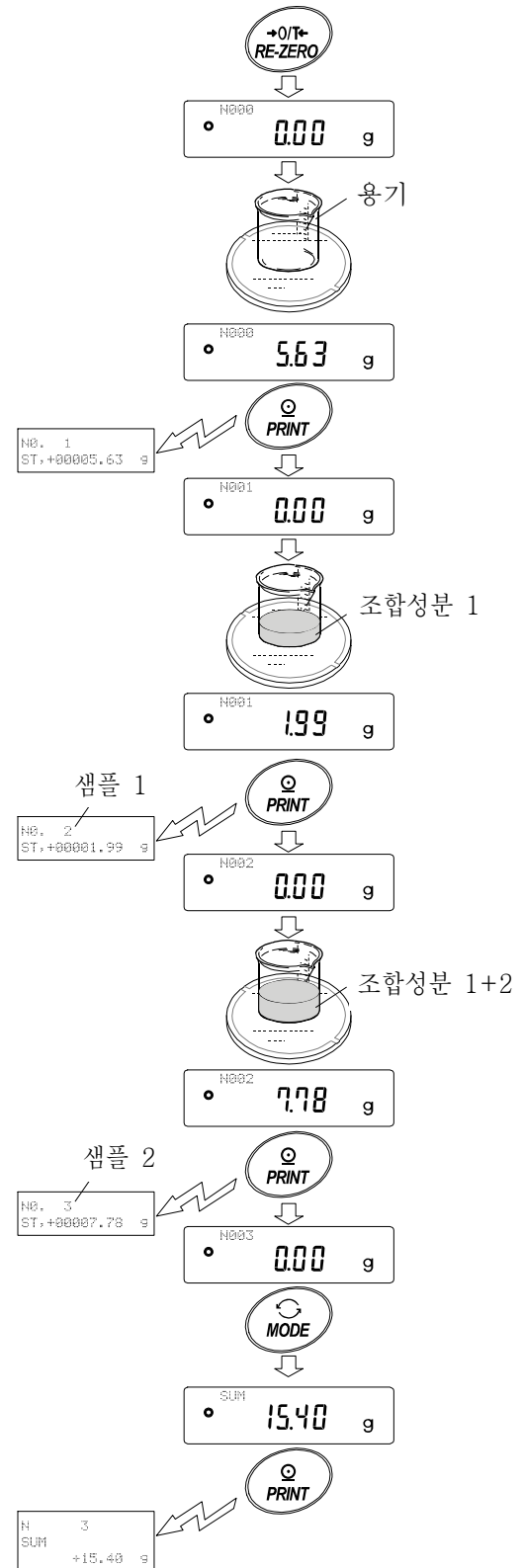


5. 계량 스피드의 변경


간단한 조작으로 계량 스피드를 변경하고, 저울을 설치한 장소의 환경(진동 혹은 바람의 영향)에 맞출 수 있습니다.

계량속도의 설정

표시	내 용
FAST	응답은 빠르지만, 진동이나 바람에 약하다. 샘플 중량에 맞게 계량한다
MID.	↕
SLOW	응답은 느리지만, 진동과 바람에 강하다. 안정된 표시가 필요한 경우에 해당한다.

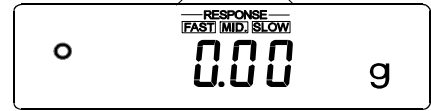

- ① **[MODE]** 키를 **[RESPONSE]** 가 표시될 때까지 계속해서 누르고, 표시했다면 키에서 손을 뗍니다.
- ② **[MODE]** 키를 누르고, 설정을 선택합니다.
[FAST], **[MID.]**, 또는, **[SLOW]** 중 하나를 선택합니다.
- ③ **[PRINT]** 키를 누르면 **[End]** 를 표시하고 계량 표시로 돌아가서, 일정시간 갱신한 상태를 표시합니다.

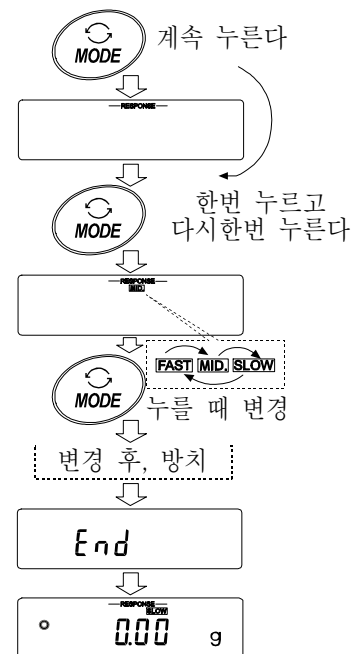

메모

계량 스피드를 설정하면, 내부설정 「환경 · 표시(bRSFnc)」의 「응답속도([ond)」와 「표시변환 주기(SPd)」가 아래의 표와 같이 변경 됩니다.

표시	[ond (응답속도)	SPd (표시변환 주기)
FAST	0	2
MID.	1	0
SLOW	2	0

위의 표시 이외의 것을 사용하는 경우는, 내부설정에서 개별적으로 설정해 주십시오.

6. 캘리브레이션 (저울의 교정)

캘리브레이션

내장분동에 의한 캘리브레이션 ----- 내장분동을 사용해 원터치 저울을 교정합니다. (FZ-i시리즈)

소장분동에 의한 캘리브레이션 ----- 소장분동MF 사용해 저울을 교정합니다.

캘리브레이션 · 테스트

교정 분동을 사용하여 정확히 계량한 결과를 출력합니다.

※교정은 하지 않습니다.

캘리브레이션 시 주의

- ☐ 캘리브레이션 중은 특히 진동, 바람, 온도변화에 주의해 주십시오.
- ☐ 캘리브레이션 및 캘리브레이션 · 테스트에서는, GLP에 대응한 유지 · 보수기록의 출력을 할 수 있습니다. GLP의 유지 · 보수기록을 출력하기 위해서는, 내부설정 「데이터 출력(dout)」의 「GLP출력(info)」을 설정할 필요가 있습니다. GLP 출력을 위해서는 PC 또는 옵션 · 프린트가 필요합니다. 또한, 캘리브레이션 · 테스트는, GLP에 해당하는 유지 · 보수기록의 출력을 설정할 때만 유효한 기능입니다.

교정 분동을 사용할 때의 주의

- ☐ 캘리브레이션에서 사용하는 분동이 정확해야 저울이 정확합니다.
- ☐ 캘리브레이션과 캘리브레이션 · 테스트에서 사용하는 분동은 아래의 표에서 선택해 주십시오.

기종	사용가능한 교정 분동						입력 가능한 오차범위
FX-200i	200g*	100g	50g				-0.050g ~ +0.050g
FX-300i	300g	200g*	100g	50g			
FX-500i	500g*	400g	300g	200g	100g	50g	
FX-2000i	2000g*	1000g	500g				-0.50g ~ +0.50g
FX-3000i	3000g	2000g*	1000g	500g			
FX-5000i	5000g*	4000g	3000g	2000g	1000g	500g	

* 은 출시 시 설정

표시



「저울이 교정 데이터를 저장하고 있는 마크」입니다. 표시하고 있을 때는 진동 혹은 바람 등이 저울에 영향을 주지 않도록 해 주십시오.

원터치 · 캘리브레이션 (FZ-i 시리즈의 내장분동에 의한 캘리브레이션)

내장되어 있는 교정용 분동을 사용해서, 원터치 조작으로 저울을 교정(조정)합니다.

(FZ-i 시리즈는, 원터치 · 캘리브레이션 기능은 없습니다.)

주의 수평기의 기포가 붉은 원의 중심에 오도록 수평조절기를 돌려 저울의 수평을 맞춰주십시오.

수평 조정이 되지않으면, 원터치 · 캘리브레이션의 결과에 오차가 발생할 수 있습니다.

- ① 집판위에 아무것도 올리지않은 상태로 30분이상, 전원을 켜 주십시오.
- ② 소형 방풍을 실어 [CAL] 키를 누르면 [RL in]을 표시하고, 내장분동을 사용해 자동적으로 캘리브레이션을 시작합니다. 주위의 바람이나 진동에 주의해 주십시오.
- ③ GLP출력을 설정하고 있는 경우, 캘리브레이션 후에 「교정실행기록」을 출력합니다.
(내부설정의 GLP출력 (inf0)를 참조.)
- ④ 캘리브레이션을 출력하면 자동적으로 계량표시가 바뀝니다.

※ 내장분동에 대해서

내장분동도 사용환경, 사용경과에 의해 질량변화를 일으킬 가능성이 있습니다.

FZ-i 시리즈에는 외부분동 (소지분동)을 준비해 내장분동을 보정하는 것이 가능합니다.


(내장분동의 조정). 보다 적절한 계량 관리를 실행하기 위해 내부분동 (소지분동)을 이용해 내장 분동값을 정기적으로 확인하는 것을 추천합니다.

소장분동에 의한 캘리브레이션

교정분동을 사용해서 캘리브레이션을 합니다.

- ① 집판에 아무것도 올리지않고 30분이상 전원을 켜주십시오.
- ② **[CAL]** 키를 연속해서 눌러주십시오. **[CALout]** 이 표시되면 키에서 손을 땁니다.
- ③ 교정분동을 설정하는 경우, **[SAMPLE]** 키를 눌러 ④로 진행합니다. 교정분동을 변경하지 않는 경우에는 ⑤로 진행해 주십시오.
- ④ 다음의 키로 교정분동을 설정합니다.

[SAMPLE] 키	모든 자리수점멸 (교정분동의 선택)과 끝자리2자리수 점등(기기차이의 선택)을 바꿉니다.
[RE-ZERO] 키	(+), [PRINT] 키 (-) 사용하는 교정분동(전자리수점멸시) 또는 기기차이 (끝자리2자리수 점멸시)를 변경합니다.
[PRINT] 키	변경한 교정분동을 등록합니다. 등록된 값은 전원 꺼도 기억이 됩니다
[CAR] 키	설정을 중단합니다. ([CAL 0] 표시로 되돌아갑니다.)
- ⑤ 집판에 아무것도 올리지않는 것을 확인한 후 **[PRINT]** 키를 눌러 주십시오. 제로점을 계량합니다. 진동등을 가하지 마십시오.
- ⑥ 집판에 교정분동을 올리고 **[PRINT]** 키를 눌러주십시오. 분동을 계량합니다. 진동등을 가하지 마십시오.
- ⑦ 집판에서 분동을 내려놓습니다.
- ⑧ 캘리브레이션 후, GLP출력을 설정하는 경우 「교정실행기록」을 출력합니다.
- ⑨ 자동적으로 계량표시에 되돌아갑니다.
- ⑩ 교정분동을 다시 올려놓고 설정값 ± 2 디지트를 확인합니다. 확인이 되지 않는 경우는 주변 환경에 주의하여 ①부터 재 실시해 주십시오.

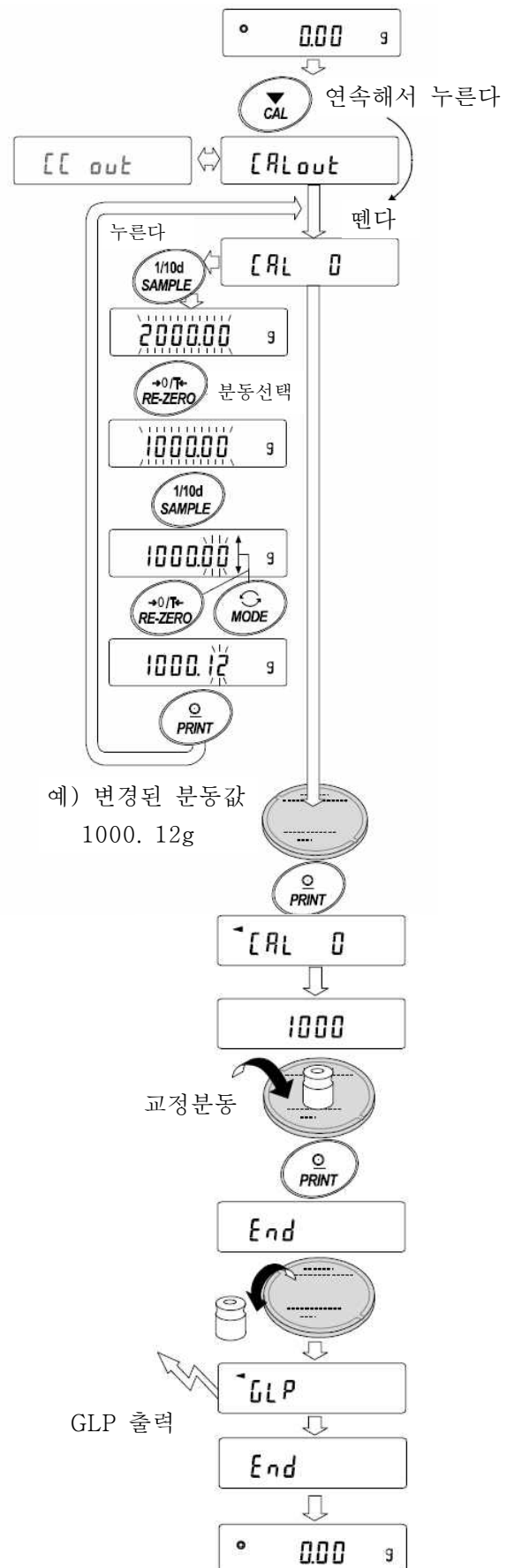

내장분동값의 보정1 (FZ-i 시리즈만 해당)

□ 소장분동을 기준으로 내장분동값을 보정하는 방식입니다.


내장분동으로 보정후 소장분동을 올려서 보정량을 구해 보정량을 저울에 수치 입력합니다.

□ 보정의 준비값 및 보정범위는 아래의 표와 같습니다.

기 종		보정준비값	보정범위
FZ-300CT		50g	±0.050g
FZ-600CT		100g	
FZ-200 <i>i</i>	FZ-200 <i>i</i> WP	200g	
FZ-300 <i>i</i>	FZ-300 <i>i</i> WP		
FZ-500 <i>i</i>			
FZ-2000 <i>i</i>	FZ-2000 <i>i</i> WP	2kg	±0.50g
FZ-3000 <i>i</i>	FZ-2000 <i>i</i> WP		
FZ-5000 <i>i</i>			

설정방법

□ 예를들어 FZ-200i를 소지하고 있는 200.000g 의 분동을 이용해, +0.003g/200g의 보정을 실시합니다. 소장분동이 100g으로 +0.003g의 보정을 실시하는 경우는 보정기준값 200g에 맞춰 +0.006g이 됩니다.

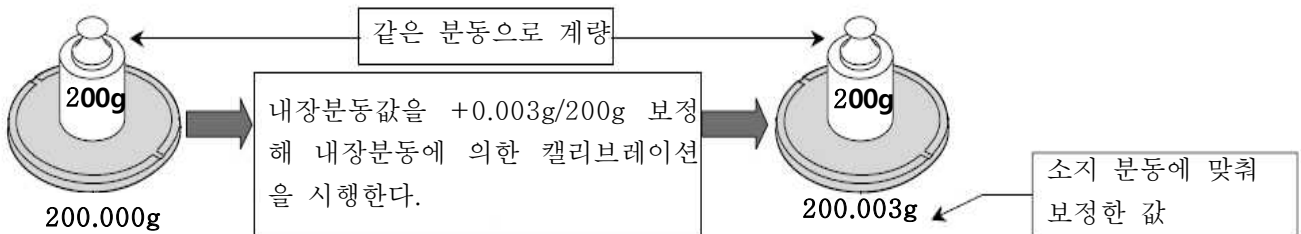

① 원터치 · 캘리브레이션을 실시한 후 소장 분동을 올려 보정값을 확인합니다.

② 내장분동값의 보정은, 출하시 설정에는 실행할 수 없도록 되어 있습니다.

「7. 기능선택과 초기화」를 참조하여 내부설정의 변경과 내장분동값의 보정을 가능한 상태로 해 주십시오.

③ 계량모드에서 [SAMPLE] 키를 연속해서 눌러 [bASF nc] 가 표시됩니다.

④ [5 in 1] 이 표시될 때 까지 [SAMPLE] 키를 표시한다.

⑤ [PRINT] 키를 눌러 다음 키로 선택해 주십시오.

[RE-ZERO] 키.... 보정값을 변경(+1) 합니다.

[MORD] 키..... 보정값을 변경(-1) 합니다.

[PRINT] 키..... 등록후 다음 항목을 표시합니다.


[CAR] 키..... 캔슬후 다음 항목을 표시합니다.

⑦ [CAR] 키를 누르고 내장분동에 의한 캘리브레이션을 실행합니다.

⑧ 소장분동을 올려서 올바른 보정된 것을 확인해 주십시오.

바르게 보정되지 않은 경우 재보정값을 조정해 주십시오.

보정값의 표시
+50 디지털의 다음은
-디지털가 됩니다.

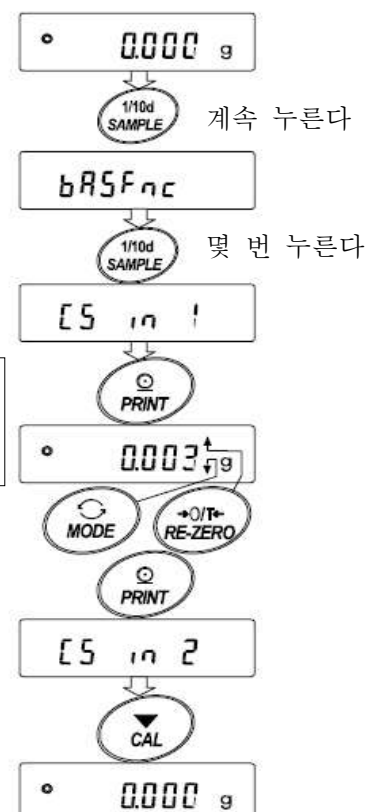

내장분동값의 보정2 (FZ-i 시리즈만 해당)

□ 소장분동을 기준으로 내장분동값을 보정하는 방식입니다.

소장분동으로 교정후 저울이 자동으로 내장분동 실시해 내장분동값을 보정합니다.

□ 사용가능한 교정분동은 아래의 표와 같습니다. 보정한 값은 AC어댑터를 분리해도 기억됩니다.

기 중	사용가능한 교정분동(소지분동)				입력가능한오차범위
FZ-300CT	50g *	20g			-0.050g~+0.050g
FZ-600CT	100g *	50g			
FZ-200i	FZ-200iWP	200g *	100g	50g	
FZ-300i	FZ-300iWP	300g	200g *	100g 50g	
FZ-500i		500g *	400g 300g	200g	
		100g	50g		-0.50g~+0.50g
FZ-2000i	FZ-2000iWP	2000g *	1000g		
FZ-3000i	FZ-2000iWP	3000g	2000g *	500g 500g	
FZ-5000i		5000g	4000g 1000g	2000g	
		1000g	500g 3000g		

* 는 출하시 설정

설정방법

① 내장분동값의 보정은 출하시 설정에는 실행되지 않게 되어 있다.

「7. 기능선택과 초기화」를 참조하여 내부설정의 변경과 내장분동값의 보정을 가능한 상태로 해 주십시오.

② 계량모드에서 [SAMPLE] 키를 연속해서 누르면 [bR5F nC] 가 표시됩니다.

③ [CS in 2] 가 표시되기까지 [SAMPLE] 키를 여러번 누릅니다.

[CS in 2] 가 표시되지않는 경우 ①을 실시합니다.

④ [PRINT] 키를 누르면 [CAL 0] 를 표시합니다.

「소장 분동에 의한 캘리브레이션」을 참조해서 캘리브레이션을 실시합니다.


⑤ 캘리브레이션이 완료되면 [rEdy ?] 이 표시됩니다. 분동을 내리고 소형방풍을 올려 준비가 완료되면 [PRINT] 키를 누릅니다.

⑥ [CAL SET] 표시가 되어 자동적으로 내장분동값의 보정을 실시합니다.

⑦ 내장분동값의 조정이 끝나면 [CAL im] 이 표시되어 조정후 내장분동으로 자동적으로 캘리브레이션을 실시합니다.

⑧ [End] 가 표시되어 계량모드로 되돌아갑니다.

⑨ 보정에 사용한 분동을 올려 정확하게 보정을 확인해 주십시오.
바르게 보정되지 않는 경우 순서 ②부터 다시 재작업 해 주십시오.

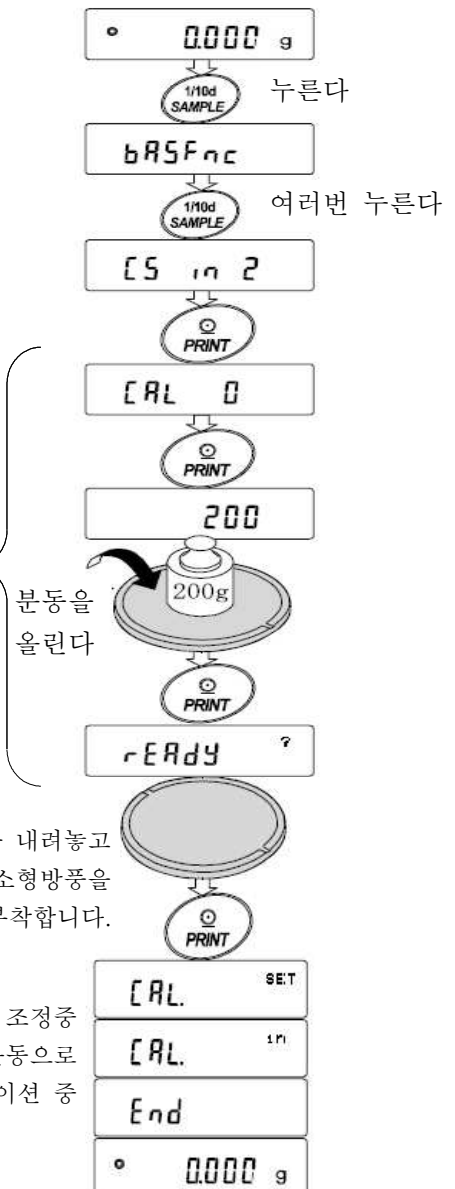

7. 기능선택과 초기화

기능선택

저울은 부주의로 인해 변경되어서는 안 될 중요한 데이터를 기억하고 있습니다. 데이터를 보호하기 위해서 「기능선택 스위치」가 설치되고, 「변경금지」 또는 「변경가능」을 선택할 수 있습니다. 「변경금지」로 하면, 그 기능에 들어 갈 수 없으므로, 부주의로 인한 변경된 것을 방지할 수 있습니다.


「기능선택 스위치」는 아래의 표와 같습니다.

	FZ-i 시리즈	FX-i 시리즈
기능선택 스위치	- 내부설정 - 내장분동에 의한 캘리브레이션 (원터치 · 캘리브레이션) - 소장 분동에 의한 캘리브레이션 - 내장분동의 값의 조정	- 내부설정 - 캘리브레이션


설정방법

- ① 표시를 OFF으로 합니다.
- ② **[PRINT]** 와 **[SAMPLE]** 키를 누르면서 **[ON:OFF]** 키를 누르면 **[P5]** 를 표시합니다.
- ③ **[PRINT]** 키를 누르고, 다음 키에서 기능을 선택해 주십시오.
 - [SAMPLE]** 키 점멸 중인 항(스위치)을 선택해 주십시오.
 - [RE-ZERO]** 키 점멸 중인 스위치의 상태를 선택합니다.
 - 0 변경금지/사용 불가
 - 1 변경가능/사용가능
 - [PRINT]** 키 등록하고, 계량 표시로 돌아갑니다.
 - [CAL]** 키 조작을 취소 해 주십시오.

(FZ-i 시리즈 출하 시의 표시)

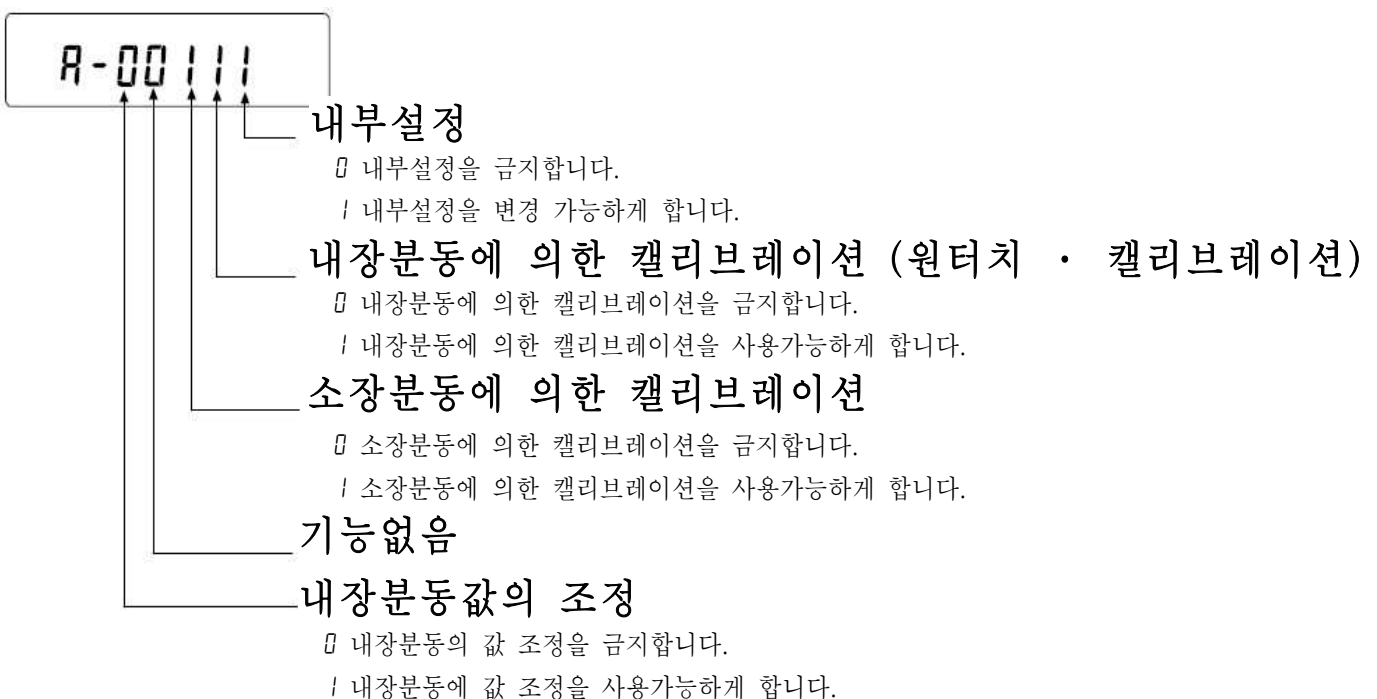

(FX-i 시리즈 출하 시의 표시)

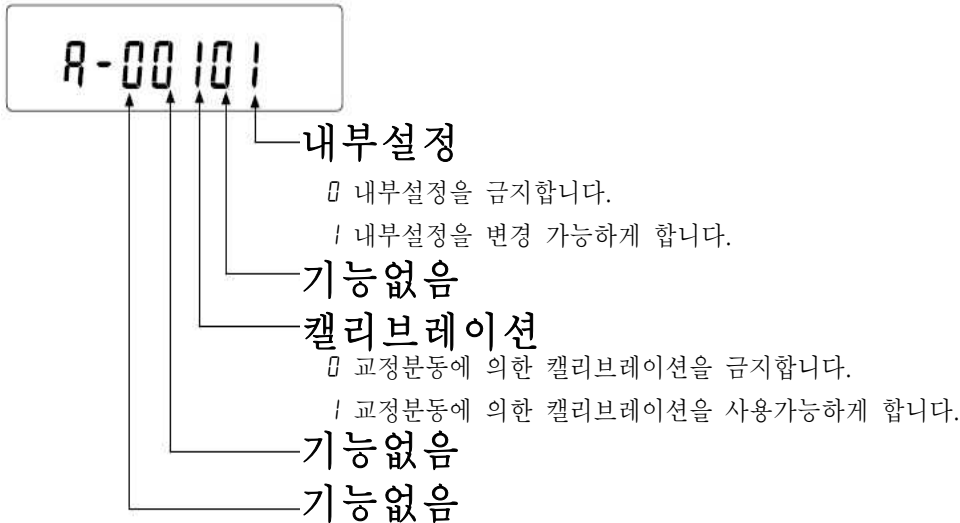

초기화

저울의 각 설정값을 공장출하 시 값으로 돌아가는 기능입니다.


초기화된 내용은 다음과 같습니다.

- ☐ 교정 데이터
- ☐ 내부설정
- ☐ 단위중량(개수 모드), 100% 중량값 (페센트 계량 모드)
- ☐ 교정 분동값
- ☐ 기능선택의 상태
- ☐ 통계연산 데이터

주의 초기화 후, 반드시 교정을 실행해 주십시오.

설정방법

- ① 표시를 OFF 합니다.
- ② [PRINT] 와 [SAMPLE] 키를 누르면서 [ON:OFF] 키를 누르면 [P5] 가 표시됩니다.
- ③ [SAMPLE] 키를 누르고 [Lr] 표시로 합니다.
- ④ [PRINT] 키를 누릅니다. (삭제 할 경우는 [CAL] 키를 누릅니다)
- ⑤ [RE-ZERO] 키를 누릅니다.
- ⑥ [PRINT] 키를 누르면 초기화를 실행합니다.
실행 후 계량 표시가 됩니다.

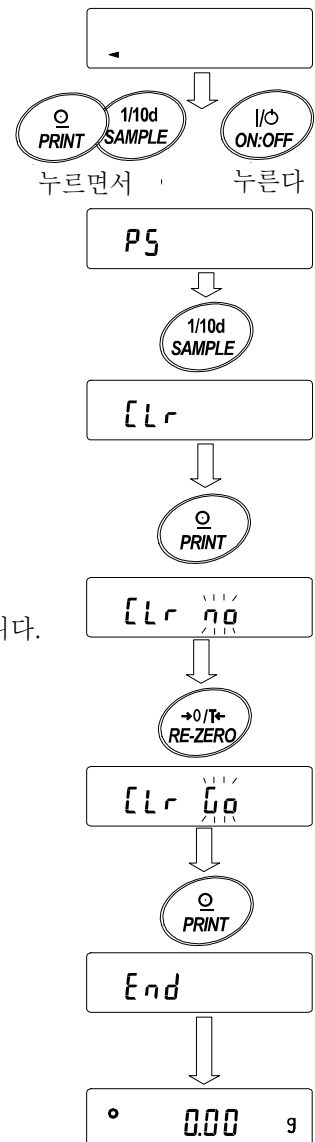


8. 내부설정

내부설정에서는 저울의 동작기능, 통신 등의 설정 및 변경이 가능합니다. 설정값은 AC아답터를 빼도 기억됩니다. 내부설정의 메뉴 구조는, 아래 그림과 같이 분류항목과 설정항목 두층으로, 각 설정항목에는 하나의 설정값이 등록되어 있습니다. 각 설정항목에서 유효한 설정값은 마지막에 표시한 설정값입니다. 갱신한 설정값이 저울 동작에 반영되는 것은 **PRINT** 키를 누른 후 입니다.

설정 예와 메뉴 구조

「데이터 출력 모드」를 「오토 프린트 모드 A」로 설정하고,
「오토 프린트 폭」을 「100디지트」로 설정하는 예.

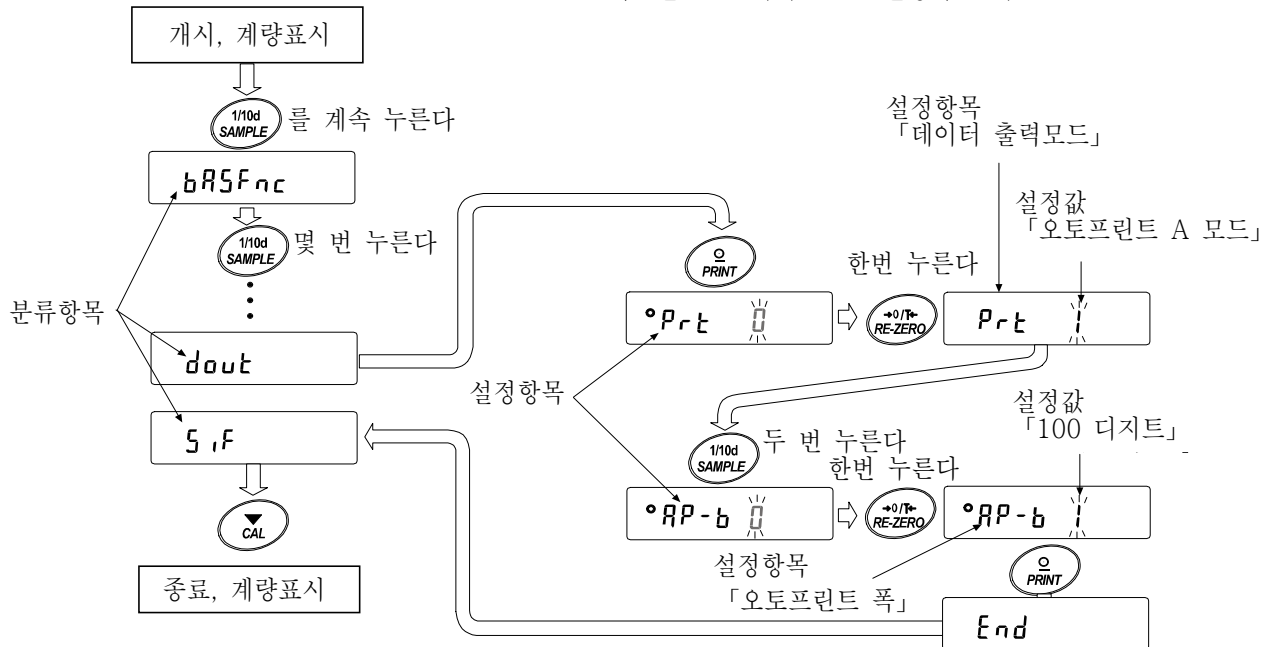

주의 설정과 사용조건 (사용환경)에 따라서 올바르게 동작하지 않는 경우도 있으므로, 변경내용을 확인해서 변경해 주십시오.

내부설정의 표시와 조작 키

	「○」마크는 현재 유효한 설정값으로 표시됩니다.
	계량표시에서 계속 누르면 내부설정메뉴로 들어갑니다. (분류항목을 표시) 분류항목 또는, 설정항목을 선택합니다.
	설정값을 변경합니다
	분류항목에서 설정항목으로 들어갑니다. 설정값을 등록하고, 다음 분류항목으로 진행합니다.
	설정항목이 표시중일 때는, 설정을 취소하고 다음 분류항목으로 진행합니다. 분류항목이 표시중일 때는, 내부설정을 종료하고, 계량표시가 됩니다.

항 목

분류항목	설정항목	설정값	내 용 · 용 도		
bRSFnc 환경· 표시	Cond 응답속도	0	응답이 빠름, 진동에 약함	[FAST]	홀드 온 기능ON(HoLd 1)일 때, 평균화시간의 설정과 검용.
		• 1	↕	[MID.]	
		2	응답이 느림, 안정한 표시	[SLOW]	
	St-b 안정검출 폭	0	엄밀한 판정 (±1 Digit)		일정시간 내 계량표시의 변동 폭 이 기준값 미만이면 안정마크를 표시. 홀드 온 기능(HoLd 1)일 때, 평균 화 폭 설정과 검용.
		• 1	↕		
		2	원만한 판정 (±3 Digit)		
	HoLd 홀드 기능	• 0	OFF		동물계량 시, 안정 시에 표시를 홀드하는 기능. ON일 때 [ANIMAL]점등.
		1	ON		
	trc 제로 트랙킹	0	OFF		영점을 추종하여 표시를 영(0)으 로 유지하는 기능.
		• 1	보통		
		2	조금 강함		
		3	강하다		
	SPd 표시변환 주기	• 0	5회/초		표시의 갱신주기.
		1	10회/초		
		2	20회/초		
	Pnt 소수점	• 0	. (포인트)		소수점 형태
		1	, (coma)		
	P-on 오토 파워 On	• 0	OFF		AC아답터를 접속하면 계량 모드 로부터 시작
		1	ON		
	PoFF 오토 파워 Off	• 0	OFF		10분간 조작하지 않으면 자동적 으로 표시 OFF.
		1	ON(10분)		
	rnG 계량 개시 시 최소표시	• 0	표시함		
		1	표시하지 않음		
	bEEP 비프	0	울리지 않음		키 조작 시 비프 음
• 1		울림			
[P Fnc 컴퍼레이터	[P 컴퍼레이터 모드	0	비교하지 않음		
		• 1	안정시·과하중 시 비교 제로 부근을 제외함)		
		2	안정시·과하중 시 비교 제로 부근 제외		
		3	항상 비교한다 제로 부근 제외		
		4	항상 비교 제로 부근 포함		
	bEP_ LO부저	• 0	ON		
		1	OFF		
	bEP_ OK부저	• 0	ON		
		1	OFF		
	bEP_ HI 부저	• 0	ON		
		1	OFF		
	[P H, 상한값의 설정		「컴퍼레이 터의 해설」참조.		
[P LLo 하한값의 설정					

•는 출하 시 설정.

분류항 목	설정항목	설정값	내 용 · 용 도	
dout 데이터 출력	Prt 데이터 출력 모드	• 0	키 모드	안정 표시일 때 PRINT 키로 데이터를 출력.
		1	오토 프린트 A 모드 (기준=영점)	영점에서 AP-P와 AP-b에 따른 범위를 넘어 안정표시를 한 경우 출력.
		2	오토 프린트 B모드 (기준=이전 안정값)	기준보다 AP-P와 AP-b에 따른 범위를 넘어 안정표시를 한 경우 데이터를 출력.
		3	스트림 모드	연속해서 데이터를 출력한다.
		4	키 모드 B (즉시)	PRINT 키로, 안정·비안정에 관계없이 데이터를 출력.
		5	키 모드 C (안정 시)	PRINT 키로, 안정이면 즉시, 비안정이면 안정 후 데이터를 출력.
		6	인터벌 출력 모드	인터벌 출력 모드를 사용.
	AP-P 오토 프린트 극성	• 0	플러스 만	표시가 기준보다 큼
		1	마이너스 만	표시가 기준보다 작음
		2	양극성	기준보다 크고 작음에 관계없음.
	AP-b 오토 프린트 폭	0	10 Digit	기준과 표시와의 차이를 지정
		• 1	100 Digit	
		2	1000 Digit	
	int 인터벌 시간	0	표시를 변환할 때 마다	인터벌 출력 모드를 사용할 경우, 인터벌시간을 설정. (Prt 6일 경우 설정)
		• 1	2초 간격	
		2	5초 간격	
		3	10초 간격	
		4	30초 간격	
		5	1분 간격	
		6	2분 간격	
		7	5분 간격	
	PUSE 데이터 출력 간격	• 0	띄우지 않음	출력간격을 선택합니다.
		1	1.6초간 띄움	
	Ht-F 오토피드	• 0	실행하지 않음	데이터 출력 후 , 자동 용지전송을 선택
		1	실행함.	
	info GLP출력	• 0	출력하지 않음	GLP에 관한 출력방법 선택.
		1	AD-8121포맷	
		2	범용 포맷	
	Hr-d 데이터 출력 후 자동 RE-ZERO	• 0	실행하지 않음.	데이터 출력 후, 자동으로 RE-ZERO를 하는 기능
		1	실행함.	
CL Add * 시계	「일자·시각의 확인과 설정방법」을 참조		일자·시각의 확인·조정을 한다. 일자·시각은 GLP출력시에 사용됩니다.	

* 은 FZ-i시리즈만 해당

• 는 출하 시 설정.

분류항목	설정항목	설정값	내 용 · 용 도	
5.1F 시리얼 인터페이스	bPS 보드레이트	0	600bps	
		1	1200bps	
		• 2	2400bps	
		3	4800bps	
		4	9600bps	
		5	19200bps	
	bPr 비트길이, 패리티	• 0	7 비트 EVEN	
		1	7 비트 ODD	
		2	8 비트 NONE	
	rLF 터미네이터	• 0	CR LF	CR: ASCII코드 0Dh LF: ASCII코드 0Ah
		1	CR	
	tYPE 데이터 포맷	• 0	A&D표준 포맷	「데이터포맷의 해설」참조.
		1	DP포맷	
		2	KF포맷	
		3	MT포맷	
		4	NU포맷	
		5	CSV포맷	
	t UP Command 타임 아웃	0	제한 없음	Command 수신 중 대기시간 선택.
• 1		1초간 제한 있음		
ErCd AK, Error Code	• 0	출력하지 않음.	AK : ASCII Code 06h	
	1	출력함		
Unit 단위 (모드)등록		g	그램	「단위등록의 해설」을 참조.
		pcs	개수	
		%	Percentage	
		ct	캐럿	
id ID 번호 설정		「9. GLP과 ID 번호」참조.		
APP Fnc 어플리케이션	APP 어플리케이션 기능	• 0	통상 계량 모드	
		1	최대중량 인디케이터	
		2	통계연산 기능	
	StAF 통계표시출력선택	• 0	데이터 수, 합계	
		1	데이터 수, 합계, 최대, 최소, 범위 (최대-최소), 평균	
		2	데이터 수, 합계, 최대, 최소, 범위 (최대-최소), 평균, 표준편차, 편차계수	
[5 in 1 * 내장분동값의 보정1		「6. 캘리브레이션」을 참조		「기능선택」이 관련됩니다. 통상은 표시되지 않습니다.
[5 in 2 * 내장분동값의 보정1				

* 은 FZ-i시리즈만 해당

• 는 출하 시 설정.

「Digit」는, 최소표시의 단위.

주의 보드레이트에 의해서는 표시변환 마다 데이터를 모두 출력할 수 없는 경우가 있습니다.

표시변환 주기를 20회/초 로 사용하는 경우는, 보드레이트를 4800bps 이상으로 해 주십시오.

응답속도 (Cond)의 특성과 용도

- Cond 0** 하중의 변동에 대해 예민하게 표시가 반응합니다.
 분말이나 액체의 계량, 매우 가벼운 샘플의 계량이나, 계량값의 안정도보다도 작업능률을 우선으로 하는 경우, 설정값을 작게 합니다. 설정 후 **FAST** 로 표시됩니다.
- Cond 2** 하중의 변동에 대하여 천천히 표시가 변화합니다.
 사용환경 등에 의해 계량값이 안정되기 어려운 경우, 설정값을 크게 합니다. 설정 후 **SLOW** 로 표시됩니다.
- ※홀드 기능을 ON으로 한 경우, 평균화 시간 설정을 겸합니다.

안정검출 폭 (St-b)의 특성과 용도

- 계량값이 안정하다고 판정하기 위한 설정입니다. 일정시간 내, 계량값의 변동폭이 설정값 이하가 되면 안정마크를 표시하고, 계량값의 출력을 실행합니다. 이 설정은 오토 프린트에 영향을 줍니다.
- St-b 0** 계량값이 충분히 안정하지 않으면, 안정마크를 표시하지 않고, 조금만 계량값이 변동해도 안정마크가 꺼집니다.
 엄밀하게 계량하는 경우, 설정값을 작게 합니다.
- St-b 2** 하중의 미세한 흔들림에 대해서도 반응이 둔합니다.
 사용환경 등에 의해 계량값이 안정되기 어려운 경우, 설정값을 크게 합니다.
- ※홀드 기능을 ON으로 한 경우는 평균화 폭 설정을 겸합니다.

홀드 기능(Hold)의 특성과 용도 (동물계량)

움직이는 동물을 계량하기 위한 기능입니다. 계량값이 영(0)에서 일정범위(동물계량범위)이상으로, 변동이 「평균화 폭」이내로 일정시간 (「평균화시간」)을 경과했을 때 처리중 마크를 점등시키며, 그 때의 평균값을 계량결과로서 고정표시합니다. 계량한 동물을 내리면 자동적으로 표시는 영(0)이 됩니다. 설정을 ON 「1」로 하고, 단위가 개수 모드 이외인 경우에 기능합니다. (동물계량 마크 **ANIMAL** 점등) 평균화시간과 평균화 폭은 내부설정 「응답속도(Cond)」와 「안정검출폭(St-b)」으로 설정합니다.

동물계량범위		평균화시간		평균화폭	
FX-200i /300i /500i	0.200g이상	Cond 0	2초 (능률우선)	St b 0	평균화폭 소
FZ-200i /300i /500i					
FX-2000i /3000i /5000i	2.00g이상	Cond 1	4초	St b 1	
FZ-2000i /3000i /5000i					
		Cond 2	8초(정확성 우선)	St b 2	평균화폭 대

제로 트래킹(trc)의 특성과 용도

표시가 제로일 때, 사용환경의 영향 등에 의해 영점이 미세하게 변동 할 경우, 자동적으로 영점을 찾아 제로 표시를 하는 기능입니다. 계량값이 여러 Digit인 경우, 제로 트래킹을 OFF으로 하는 편이 정확하게 계량할 수 있습니다. 「Digit」는 최소표시의 단위.

- trc 0** 제로 트래킹을 사용하지 않는다. 「예 계량값이 002 g일 경우, trc0 로 설정한다」
- trc 1** 제로 트래킹을 사용한다. 영점 추적은 보통
- trc 2** " 영점 추적은 조금 강함
- trc 3** " 영점 추적은 강함

표시변환 주기 (SPd) 의 해설

표시의 갱신속도 (변환주기)의 설정입니다. 이 설정은 「보드레이트」, 「데이터 출력 간격」 등과 함께 스트림 모드의 동작상태에 영향을 미칩니다.

※ 이 설정은, 계량 스피드의 변경에 의해 자동으로 선택됩니다.

소수점 (Pnt) 의 해설

표시 및 출력의 소수점 형태를 선택합니다.

오토 파워 온 (P-on) 의 해설

AC아답타에서 전원을 투입한 경우, [ON:OFF] 키를 누르지 않아도 자동적으로 계량 표시가 되는 설정입니다. 저울을 자동기기에 조립하는 경우 등에 사용합니다. 단, 올바르게 계량하기 위해서는 전원투입 후 30분 이상 전기가 흐르도록 해야 합니다.

오토 파워 오프 (P-off) 의 해설

전원이 ON인 상태에서 일정시간 (약10분간), 아무것도 조작할 수 없는 상태가 계속되면 자동으로 표시만을 OFF하는 기능입니다.

데이터 출력의 해설

내부설정 「데이터 출력 모드(Prt)」은, RS-232C에 데이터를 출력할 경우의 동작에 적용됩니다.

키 모드

안정 마크를 표시할 경우, [PRINT] 키를 누르면 계량값을 1회 출력합니다.
이 때 표시를 1회 점멸시키고 출력한 것을 알립니다.

필요한 설정 `dout     Prt 0` 키 모드

오토 프린트 A 모드

계량값이 기준인 「영(0) 표시」부터 「오토 프린트 극성」과 「오토 프린트 폭」으로 지정한 범위를 넘은 상태에서, 안정마크를 표시한 경우, 계량값을 1회 출력합니다. 또한 안정마크를 표시하고 있는 경우, [PRINT] 키를 누르면 계량값을 1회 출력합니다. 이 때 표시를 1회 점멸시켜 출력한 것을 알립니다.

필요한 설정 `dout     Prt 1` A 모드.

`dout     AP-P` 오토 프린트 극성.

`dout     AP-b` 오토 프린트 폭.

사용예 「데이터 출력 후 자동 RE-ZERO `Pr-d 1`로 설정하고, 샘플을 추가할 때 마다 계량값을 출력한다.(샘플을 제거할 때 마다 계량값을 출력한다.)

오토 프린트 B모드

계량값이 기준인 「이전의 안정마크를 표시한 값」부터 「오토 프린트 극성」과 「오토 프린트 폭」에서 지정한 범위를 넘어, 안정마크를 표시했을 때, 계량값을 1회 출력합니다.

또한 안정마크를 표시하고 있을 때, **PRINT** 키를 누르면 계량값을 1회 출력합니다. 이 때 표시를 1회 점멸시켜 출력 한 것을 알립니다.

필요한 설정 *dout* *Prt 2* B 모드.
 dout *RP-P* 오토 프린트 극성.
 dout *RP-b* 오토 프린트 폭.
사용예 「계량물을 추가하면서 계량값을 출력한다.」

스트림 모드

안정마크의 상태에 관계없이, 표시변환 마다 계량값을 출력합니다. 이 때, 표시는 점멸하지 않습니다.

필요한 설정 *dout* *Prt 3* 스트림 모드.
 bRSFnc *SPd BR* 표시변환주기.
 S iF *bPS* 보드레이트.

사용예 「PC에서 계량값을 항상 모니터한다.」

주의 보드레이트와 표시변환 주기에 의해서는, 데이터를 모두 출력할 수 없는 경우가 있습니다. 보드레이트를 빠르게 설정해 주십시오.

키 모드 B

PRINT 키를 누르면, 안정마크의 상태에 관계없이, 즉시 계량값을 출력합니다. 이 때, 표시는 점멸하지 않습니다.

키 모드 C

PRINT 키를 눌러 안정마크가 표시되고 있으면 즉시, 계량값을 출력합니다. 안정마크가 표시되어 있지 않으면 안정마크가 표시될 때 계량값을 출력합니다. 이 때 표시를 1회 점멸시켜 출력 한 것을 알립니다.

인터벌 출력 모드

정기적으로 계량데이터를 출력합니다. **PRINT** 키를 누르면, 출력을 시작하고, 인터벌 시간 마다 출력합니다. 다시 **PRINT** 키를 누르면, 출력을 정지합니다.

필요한 설정 *dout* *Prt 6* 인터벌 출력 모드.
 dout *int* 인터벌 시간.

사용예 「정기적으로 계량값을 출력한다.」

주의 보드레이트와 인터벌 시간에 의해서는, 데이터를 모두 출력할 수 없는 경우가 있습니다. 보드레이트를 빨리해 주십시오.


데이터포맷의 해설

내부설정 「시리얼 인터페이스 (SIF)」의 「데이터 포맷 (TYPE)」에 의한 계량 데이터의 출력 포맷과 계량 데이터에 추가되는 데이터 포맷의 해설입니다.

A&D표준 포맷 SIF TYPE 0

주변기기와 접속하는 표준 포맷입니다. AD-8121B는 MODE1, MODE2를 사용합니다.


- 1 데이터는 15문자 (터미네이터 불포함) 고정입니다.
- 맨 처음에 2문자의 Head가 있고, 데이터의 종류·상태를 나타냅니다.
- 데이터는 부호가 있으며, 상위의 불필요한 영(0)도 출력합니다.
- 데이터가 영(0)일 때, 극성은 플러스입니다.
- 단위는 3문자로 나타냅니다.

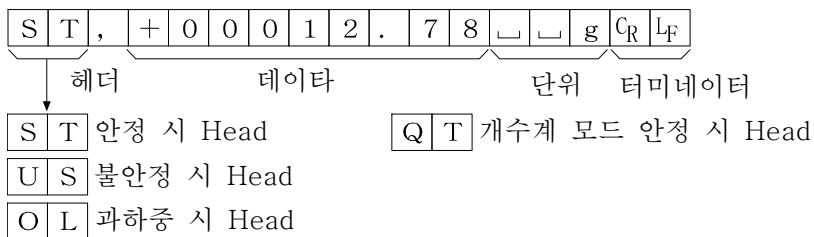

DP포맷(DUMP PRINT) SIF TYPE 1

AD-8121B는 MODE3을 사용합니다.


- 1 데이터는 16문자 (터미네이터 미포함) 고정입니다.
- 과하중 이외에는 맨 처음 2문자에 헤더가 있고, 데이터의 종류·상태를 나타냅니다.
- 과하중 혹은 영(0)이 아닌 계량값에는, 수치 앞에 극성이 붙습니다.
- 데이터 상위의 불필요한 영(0)은 스페이스가 됩니다.
- 단위는 3문자로 나타냅니다.

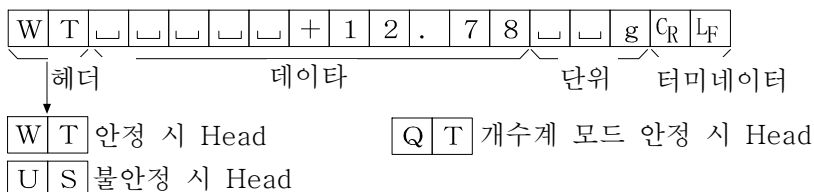

KF포맷 SIF TYPE 2

Karl Fischer 수분계용 포맷입니다.


- 1데이터는 14문자 (터미네이터 불포함) 고정입니다.
- 헤드는 없습니다.
- 과하중 혹은 영(0)이 아닌 계량값에는 수치 앞에 극성이 붙습니다.
- 데이터의 상위의 불필요한 영(0)은 스페이스가 됩니다.
- 안정 시, 단위를 출력합니다. 불안정 시, 단위를 출력하지 않습니다.

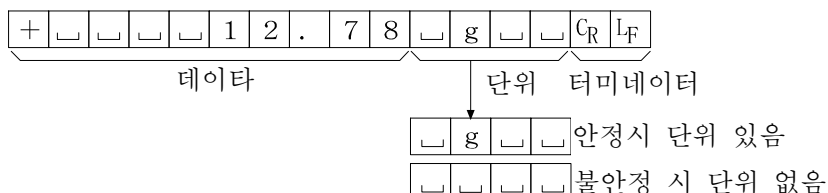

MT포맷 5 IF TYPE 3

상기 이외의 포맷을 사용하고자 하는 경우 선택해 주십시오.


- 데이터가 (-) 일 경우 만 부호가 있습니다.
- 2 문자의 헤드가 있습니다.
- 데이터의 상위 불필요한 영(0)은 빈 공간이 됩니다.
- 1데이터의 문자수는 단위 문자수로 변합니다.

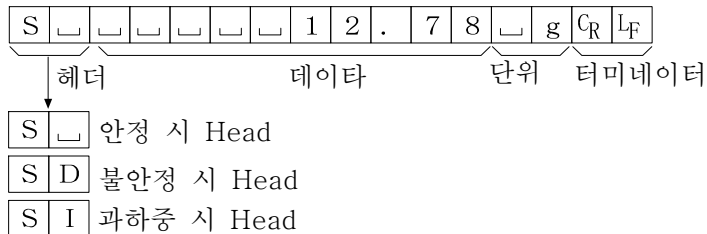

NU 포맷 5 IF TYPE 4

수치 만 출력하는 포맷입니다.

- 데이터는 9자리 (터미네이터 불포함) 고정입니다.
- 극성 1자리, 수치 8자리의 구성입니다.
- 상위의 불필요한 영(0)도 출력합니다.
- 영(0)의 경우, (+) 극성입니다.

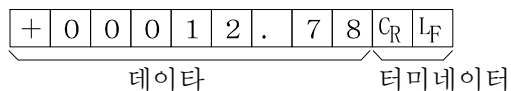


CSV포맷 5 IF TYPE 5

A&D표준 포맷의 데이터부와 단위부를 “,” 로 구분한 것입니다. 과하중 시에도 단위가 붙습니다.

ST, +00012.78,


--	--

 g<CR><LF>
계량값

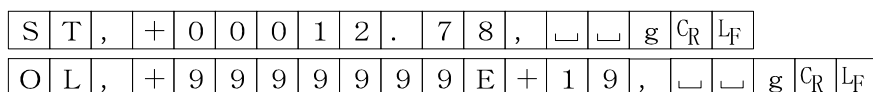


일자 dout 5-td 2 또는 3

년/월/일의 순서는 설정에의해 합니다. (「LL Add」 참조) 년은 4자리수로 출력됩니다.

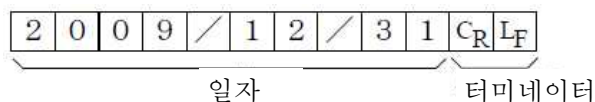

시각 dout 5-td 1 또는 3

24시간제입니다.

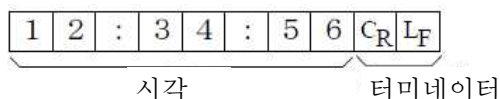

데이터포맷 출력 예

안정시

° 1.27 g

A&D	S	T	,	+	0	0	0	0	1	.	2	7			g	C _R	L _F
DP	W	T							+	1	.	2	7			g	C _R L _F
KF	+					0	1	.	2	7			g			C _R	L _F
MT	S								1	.	2	7			g	C _R	L _F
NU	+	0	0	0	0	1	.	2	7							C _R	L _F

비안정시

-183.69 g

A&D	U	S	,	-	0	0	1	8	3	.	6	9			g	C _R	L _F
DP	U	S					-	1	8	3	.	6	9			g	C _R L _F
KF	-				1	8	3	.	6	9						C _R	L _F
MT	S	D				-	1	8	3	.	6	9			g	C _R	L _F
NU	-	0	0	1	8	3	.	6	9							C _R	L _F

오버 시
(플러스 오버)

£ g

A&D	O	L	,	+	9	9	9	9	9	9	9	E	+	1	9	C _R	L _F
DP									E								C _R L _F
KF							H									C _R	L _F
MT	S	I	+	C													
NU	+	9	9	9	9	9	9	9	9							C _R	L _F

오버 시
(마이너스 오버)

-£ g

A&D	O	L	,	-	9	9	9	9	9	9	9	E	+	1	9	C _R	L _F
DP								-	E								C _R L _F
KF							L									C _R	L _F
MT	S	I	-	C													
NU	-	9	9	9	9	9	9	9	9							C _R	L _F

단위코드

		A&D	DP	KF	MT
그램	g	g	g	g	g
개수	FCS	P C	P C	p c s	P C S
퍼센트	%	%	%	%	%
캐럿	ct	c t	c t	c t	c t
	mom	o m	o m	m o m	m o

스페이스, 20h

C_R 캐릿지 린터, 0Dh.

L_F 라인퍼드, 0Ah.

단위 (모드) 등록의 해설


내부설정 「단위등록 (Unit)」는, 아래의 순서로 변경 할 수 있습니다. 단위의 순서를 변경하는 경우나 필요없는 단위를 표시하지 않는 경우에 사용합니다.

단위(모드)는, 계량 표시일 때 [MODE] 키로 선택할 수 있습니다.

설정순서

- ① [SAMPLE] 키를 몇 번 눌러서, [bRSFnC] 표시로 합니다.
- ② [SAMPLE] 키를 몇 번 눌러서, [Unit] 표시로 합니다.
- ③ [PRINT] 키를 누릅니다.
- ④ 다음 키로 필요한 단위(g, [FCS], [%], [ct])을 표시하는 순서로 지정해 나갑니다.
[SAMPLE] 키 단위를 선택합니다.
[RE-ZERO] 키 단위를 지정하고, 를 표시합니다.
- ⑤ [PRINT] 키를 눌러서 등록합니다. [End] 를 표시한 후, 다음 항목 표시가 됩니다.
- ⑥ [CAL] 키를 누르면, 처음 지정한 단위의 계량 표시가 됩니다.

※상기, 순서④에서 최초로 지정한 단위가, 전원투입 시, 단위 됩니다.

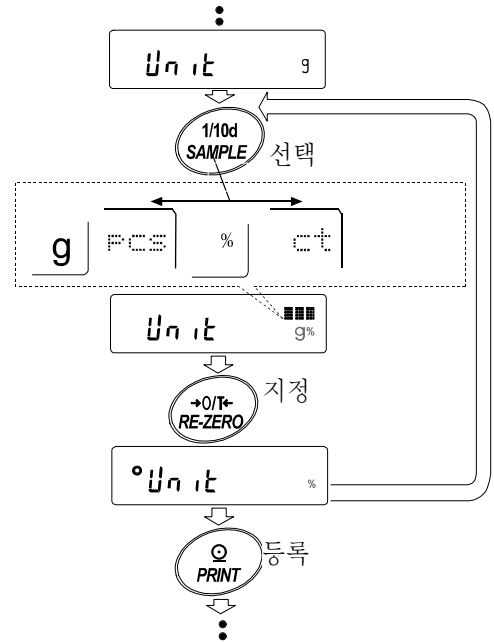

어플리케이션의 해설

통계연산기능 (APF 2)의 해설

계량값을 통계처리 하고, 결과를 표시 · 출력하는 기능입니다.

자세한 것은, 13페이지의 「통계연산기능」을 참조해 주십시오.

최대중량 인디케이터 (APF 1)의 해설

최대중량 인디케이터는 일반적인 계량으로는 하중과 최대중량의 관계를 퍼센트로 표시합니다. (영 0%, 최대중량100%)

일자 · 시각의 확인과 설정방법 (FZ-i WP시리즈만 해당)

FZ-iWP 시리즈에는 일자 · 시각기능이 내장되어 있습니다. 내부설정 「데이터 출력(dout)」에서, GLP출력 (info)를 선택한 경우에 GLP출력, 견출, 완료에 일자 · 시각이 첨가됩니다.

그 모드에서는 일자 · 확인과 설정을 실행 할 수 있습니다.

(FZ-iWP시리즈에는 일자 · 시각의 확인과 설정을 사용할 수 있습니다.)

- ① 계량 모드에서 [SAMPLE] 키를 계속 누르면, [bR5Fnc] 을 표시합니다.
- ② [SAMPLE] 키를 눌러 [CL Adj] 를 표시합니다.
- ③ [PRINT] 키를 누르면 시각 · 일자의 확인과 설정을 실시하여 모드로 들어간다.

일자 확인

- ④ 현재의 일자가 표시됩니다.


- 일자가 맞고 시각의 확인이 불필요한 경우는 [CAL] 키를 눌러 주십시오. 순서 ⑧로 진행합니다.
- 일자가 맞지만 시각의 확인을 하는 경우는 [SAMPLE] 키를 눌러 주십시오. 순서 ⑥로 진행합니다.
- 일자를 변경하는 경우 [RE-ZERO] 키를 눌러 주십시오. 순서 ⑤로 진행합니다.

일자 설정 (일부 자리수의 점멸)

- ⑤ 하기 키에 대해 일자를 설정해 주십시오.

(년도는 2자리수로 설정합니다. 2013년의 경우는 「13」입니다.)

- | | |
|-------------|---------------------------|
| [RE-ZERO] 키 | 점멸 자리수의 수치를 변경(+1) 합니다. |
| [MODE] 키 | 점멸 자리수의 수치를 변경(-1) 합니다. |
| [SAMPLE] 키 | 점멸 자리수를 이동합니다. |
| [PRINT] 키 | 새롭게 설정된 시각을 등록합니다. |
| | [End] 표시후, 순서 ⑧로 진행합니다. |
| [CAL] 키 | 설정된 시각을 취소하고 순서 ④로 진행합니다. |

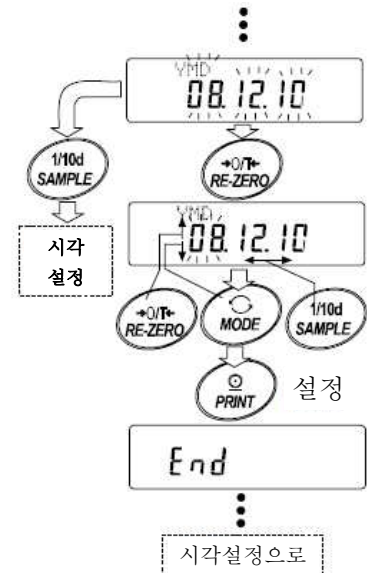

시각 확인


- ⑥ 현재의 시각이 표시됩니다. (전 자리수 점멸)

- 시각이 맞고 일자의 확인이 불필요한 경우는 [CAL] 키를 눌러 주십시오. 순서 ⑧로 진행합니다.
- 시각이 맞지만 일자의 확인을 하는 경우는 [SAMPLE] 키를 눌러 주십시오. 순서 ⑥로 진행합니다.
- 시각을 변경하는 경우 [RE-ZERO] 키를 눌러 주십시오. 순서 ⑦로 진행합니다.

일자 설정 (일부 자리수의 점멸)

- ⑦ 하기 키에 대해 일자를 설정해 주십시오. (24시간제)

- | | |
|-------------|---------------------------|
| [RE-ZERO] 키 | 점멸 자리수의 수치를 변경(+1) 합니다. |
| [MODE] 키 | 점멸 자리수의 수치를 변경(-1) 합니다. |
| [SAMPLE] 키 | 점멸 자리수를 이동합니다. |
| [PRINT] 키 | 새롭게 설정된 시각을 등록합니다. |
| | [End] 표시후, 순서 ⑧로 진행합니다. |
| [CAL] 키 | 설정된 시각을 취소하고 순서 ④로 진행합니다. |

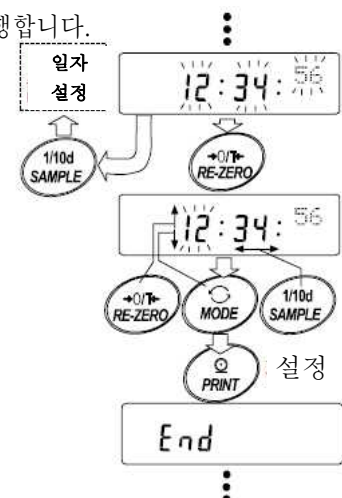

확인 · 설정 완료

⑧ 내부설정의 다음 항목 $\boxed{[PFnc]}$ 이 표시됩니다.

$\boxed{CAL}$ 키를 누르면 완료됩니다.

주의 불정확한 값 (존재하지 않는 날짜)를 설정하지 마십시오.

시계의 백업 전지가 다되면 $\boxed{rtc PF}$ 표시가 됩니다. $\boxed{rtc PF}$ 표시의 경우, 아무 키나 눌러 일자 · 시각의 설정을 실시해 주십시오. 시계의 백업 전지가 다되도 시계기능이외에는 영향 받지 않습니다.

또, 시계기능은 저울이 충전되어지면 정상적으로 작동합니다.

컴퍼레이터의 해설

컴퍼레이터의 결과는 **[HI]** **[LO]** **[OK]** 로 표시합니다. 비교적용범위는 다음 5종류가 있습니다.

「비교하지 않는다」

「안정시 · 과하중시에 비교한다 영(0) 부근을 제외)」

「안정시 · 과하중시에 비교한다 영(0) 부근을 포함)」

「항상 비교한다 영(0) 부근을 제외)」

「항상 비교한다 영(0) 부근을 포함)」

비교 기준은 「상한값과 하한값」입니다.

각 값의 입력방법은 「디지털 입력」입니다.

내부설정 「컴퍼레이터 ([P Fnc])」를 참조해 주십시오.

영(0) 부근은, 최소표시 $\pm 10\text{Digit}$ 이내입니다. 예를 들면 FX-3000i로 그래프 표시를 할 경우, $\pm 0.10\text{g}$ 이내가 영(0) 부근이 됩니다.

설정에 (영(0) 부근을 제외한 비교, 상하한값의 디지털 입력)

비교방법의 선택 (적용범위와 비교기준, 값의 입력)

- ① **[SAMPLE]** 키를 계속 눌러서 내부설정 모드의 **[bRSFnc]** 를 표시합니다.
- ② **[SAMPLE]** 키를 여러 번 눌러서, **[P Fnc]** 표시로 합니다.
- ③ **[PRINT]** 키를 누릅니다.
- ④ **[RE-ZERO]** 키를 여러번 누르고, **[P 3]** 표시로 합니다.
- ⑤ **[PRINT]** 키를 누르면, 선택한 방법을 등록합니다.

상한값의 입력

- ⑥ **[P Hi]** 를 표시하고 있을 때, **[PRINT]** 키를 눌러 주십시오. 현재 설정되어 있는 상한값을 표시합니다 (모두 점멸). 설정값을 변경할 필요가 없는 경우 **[PRINT]** 또는 **[CAL]** 키를 눌러 주십시오. ⑦로 진행합니다. 설정값을 변경할 경우, **[RE-ZERO]** 키를 누르고, 다음 키로 변경 · 등록합니다.

[SAMPLE] 키 점멸하는 자리수를 이동합니다.

[RE-ZERO] 키 점멸하는 자리수의 값을 변경합니다.

[MODE] 키 극성을 반전합니다.

[PRINT] 키 등록하고, ⑦ 로 진행합니다.

[CAL] 키 취소하고 ⑦ 로 진행합니다.

하한값의 입력

- ⑦ **[P Lo]** 를 표시하고 있을 때, **[PRINT]** 키를 누르면, 현재 설정되어 있는 하한값을 표시합니다 (모두 점멸). 설정값을 변경하는 필요가 없는 경우 **[PRINT]** 또는 **[CAL]** 키를 눌러 주십시오. ⑧로 진행합니다. 설정값을 변경하는 경우는, **[RE-ZERO]** 키를 누르고, 다음 키에서 변경 · 등록합니다.

[SAMPLE] 키 점멸하는 자리수를 이동합니다.

[RE-ZERO] 키 점멸하는 자리수의 값을 변경합니다.

[MODE] 키 극성을 반전합니다.

[PRINT] 키 등록하고 ⑧로 진행합니다.

[CAL] 키 취소하고, ⑧로 진행합니다.

- ⑧ **[CAL]** 키를 누르면, 계량 표시로 되돌아갑니다.

9. GLP와 ID 번호

주요 용도

- GLP는 「의약품 안전성시험 실시에 관한 기준」 (Good Laboratory Practice)입니다. GLP에 대응한 데이터 출력은 RS-232C에서 옵션 · 프린트나 PC로 출력할 수 있습니다.
- GLP에 대응한 데이터 출력에는, 저울 메이커명(A&D), 기종명, 시리얼 번호, ID 번호 및 사인란을 포함합니다. 캘리브레이션 및 캘리브레이션 · 테스트에서는, 사용분동 및 결과를 포함합니다. AD-8121B를 사용하면, AD-8121B의 달력 기능에 의해 날짜, 시간을 프린트할 수 있습니다.
- RS-232C에서 다음의 GLP에 대응한 데이터를 출력할 수 있습니다.
 - 교정실행기록 (캘리브레이션 시 출력)
 - 교정상태 (캘리브레이션 · 테스트 출력)
 - 일련의 계량값을 알기 쉽게 관리하기 위한 구간 구분 (「표제」, 「종료」)
- ID 번호는, 저울의 유지 · 보수관리를 할 때 저울의 식별번호로서 사용할 수 있습니다.
- ID 번호는, AC아답터를 제거해도 유지되며, 새롭게 등록할 때 까지 유효합니다.

ID 번호의 설정

- ① **[SAMPLE]** 키를 계속해서 누르고, 내부설정 모드에 들어가 **[bRSFnC]** 표시로 합니다.
- ② **[SAMPLE]** 키를 몇 번 누르고, **[id]** 표시로 합니다.
- ③ **[PRINT]** 키를 누르면, 다음 키로 ID번호를 입력할 수 있습니다.
 - [SAMPLE]** 키 점멸하는 자리를 이동합니다.
 - [RE-ZERO]** 키 점멸하는 자리의 문자를 변경합니다. 「표시 대응표」를 참조.
 - [PRINT]** 키 변경을 등록하고, **[RP Fnc]** 를 표시합니다.
 - [CAL]** 키 변경을 취소하고, **RP Fnc**를 표시합니다.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	␣	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	␣	R	b	[	d	E	F	G	H	,	␣	L	n	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	

␣ Space

- ④ **[RP Fnc]** 표시일 때, **[CAL]** 키를 누르면 계량 표시로 되돌아갑니다.

GLP 출력

GLP 데이터를 출력하기 위해서는 내부설정 「AD-8121용 포맷 (inFo 1)」 또는 「범용 포맷 (inFo 2)」으로 설정합니다.

주 의 AD-8121B 프린트로 출력할 경우

- 접속에 관해서는 「11. RS-232C인터페이스」의 「주변기기와의 접속」을 참조해 주십시오.
- AD-8121B는 MODE3을 사용합니다.
- 저울의 내부설정 「데이터 출력간격(PULSE)」을 「1」로 설정합니다.
- 출력 데이터에 포함되는 날짜·시각이 맞지 않는 경우, FZ-i시리즈에는 저울 내부 설정 (wLAdd), FX-i 시리즈에는 AD-8121B의 날짜·시각을 조정해 주십시오.

내장분동에 의한 캘리브레이션시의 출력

내부설정 inFo 1의 경우
AD-8121 포맷

```

      A & D
MODEL  FZ-3000i
S/N    01234567
ID      ABCDEFG
DATE   2008/12/31
TIME   12:34:56
CALIBRATED(INT.)
SIGNATURE
  
```

□ 스페이스, ASCII 20h

<TERM>터미네이터, CR LF 또는 CR.

CR 캘리브레이션, ASCII 0Dh.

LF 라인피드, ASCII 0Ah

내부설정 inFo 2의 경우
범용 포맷

```

      A & D<TERM>
MODEL___FZ-3000i<TERM>
S/N_____01234567<TERM>
ID_____ABCDEFGG<TERM>
DATE<TERM>
      2008/12/31<TERM>
TIME<TERM>
      12:34:56<TERM>
CALIBRATED(INT.)<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
-----<TERM>
<TERM>
<TERM>
  
```

캘리브레이션시의 출력

교정 분동을 사용해서 저울을 교정한 경우의 GLP출력입니다.

내부설정 *inFo* 1의 경우

AD-8121 포맷

```

      A & D
MODEL    FX-3000i
S/N      01234567
ID       ABCDEFG
DATE     2006/02/06
TIME     12:23:34
CALIBRATED(EXT.)
CAL.WEIGHT
          +20000.00 g
SIGNATURE
    
```

└─ 스페이스, ASCII 20h

<TERM>터미네이터,CR LF 또는 CR.

CR 캘리브레이션, ASCII 0Dh.

LF 라인피드, ASCII 0Ah

내부설정 *inFo* 2의 경우

범용 포맷

```

      A & D<TERM>
MODEL___FX-3000i<TERM>
S/N_____01234567<TERM>
ID_____ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
CALIBRATED(EXT.)<TERM>
CAL.WEIGHT<TERM>
_____+2000.00__g<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
-----<TERM>
<TERM>
<TERM>
    
```

캘리브레이션 · 테스트시의 출력

교정 분동을 사용하여 저울의 계량정밀도를 확인할 경우의 GLP출력입니다. (교정은 행하지 않습니다.)

내부설정 *inFo* 1의 경우

AD-8121 포맷

```

      A & D
MODEL    FX-3000i
S/N      01234567
ID       ABCDEFG
DATE     2006/02/06
TIME     12:23:34
CAL.TEST(EXT.)
ACTUAL
          0.00 g
          +1999.99 g
TARGET
          +2000.00 g
SIGNATURE
    
```

└─ 스페이스, ASCII 20h

<TERM>터미네이터,CR LF 또는 CR.

CR 캘리브레이션, ASCII 0Dh.

LF 라인피드, ASCII 0Ah

내부설정 *inFo* 2의 경우

범용 포맷

```

      A & D<TERM>
MODEL___FX-3000i<TERM>
S/N_____01234567<TERM>
ID_____ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
CAL.TEST(EXT.)<TERM>
ACTUAL<TERM>
_____0.00__g<TERM>
_____+1999.99__g<TERM>
TARGET<TERM>
_____+2000.00__g<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
-----<TERM>
<TERM>
<TERM>
    
```

표제와 종료의 출력

용도 · 동작


「일련의 계량값」의 관리방법으로, 계량값 전후에 「표제」와 「종료」의 부분을 추가합니다.

PRINT 키를 계속 눌러 「표제」와 「종료」를 상호 출력합니다.

주 의) AD-8121B 프린트로 데이터를 출력할 경우, AD-8121B는 MODE3으로 설정해 주십시오.

키에 의한 출력방법

- ① 계량값을 표시하고 있는 경우, **PRINT** 키를 계속 눌러 **Start** 표시로 하면 「표제」를 출력합니다.
- ② 계량값을 출력하게 합니다. 출력방법은, 데이터 출력 모드의 설정에 의합니다
- ③ **PRINT** 키를 계속 눌러 **End** 표시가 되면 「종료」를 출력합니다.

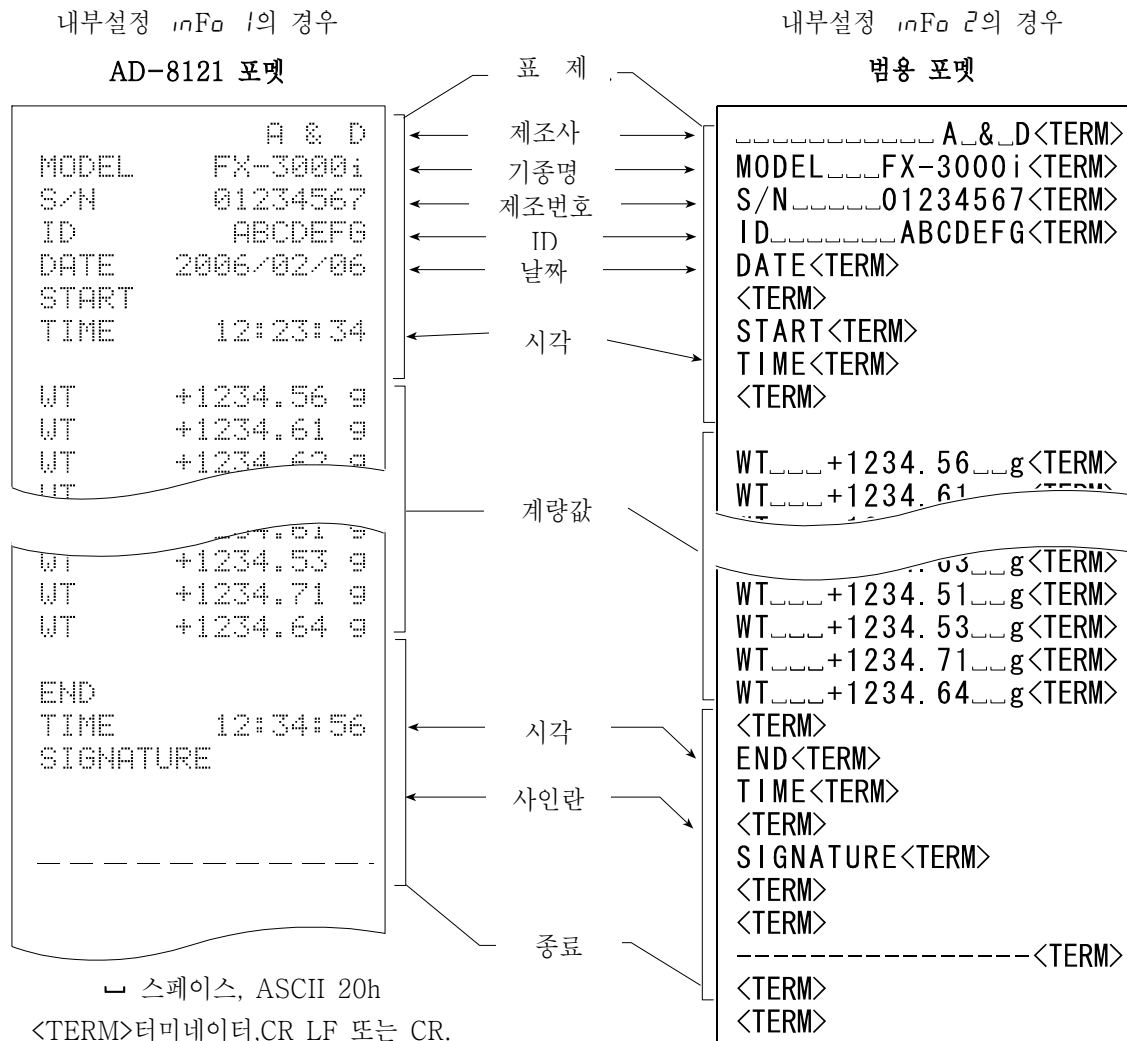

* FZ-*i* 시리즈는 일자 · 시각이 출력되지 않습니다.

10. Hook


Hook의 용도는, 자성 물질의 측정이나 비중 측정 등의 Hook 계량입니다.

Hook 저울 바닥면의 커버를 열면 사용이 가능합니다.

주 의 금속기구에 무리한 힘을 가하지 마십시오.

방진을 위해, 필요 없는 한 커버를 열지 마십시오.

Hook의 방향은 아래로 향해 있습니다.

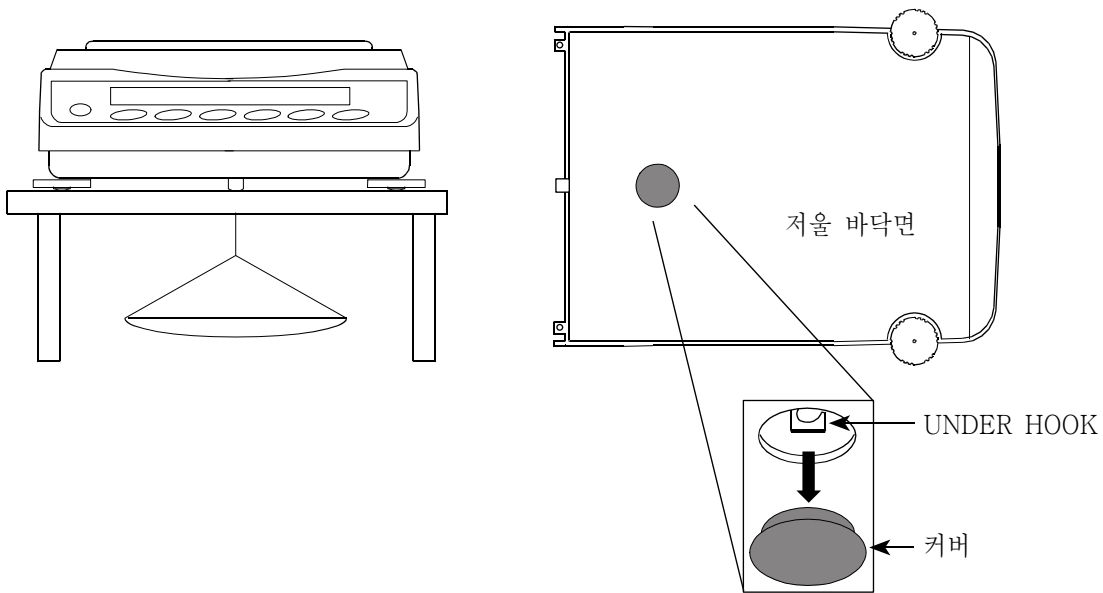


11. RS-232C 인터페이스


인터페이스의 사양

본 기기는 DCE입니다. 컴퓨터(DTE)와는 cable로 직접 접속합니다.


전송방식	EIA RS-232C (커넥터 형상: D-Sub9핀)
전통형식	조보동기식(비동기), 양방향, 반이중전송
데이터전송 레이트	20회/초, 10회/초 또는 5회/초(표시변환과 같은 회수/초)
신호형식	보드레이트 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
	Data Bit 7비트 또는 8비트
	Parity EVEN, ODD(데이터 길이 7비트)
	NONE (데이터 길이 8비트)
	Stop Bit 1비트
	사용 코드 ASCII

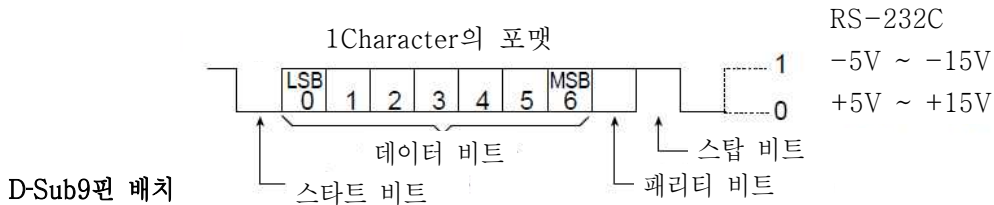

핀 No.	신 호 명	방 향	의 미
1	-	-	N.C.
2	TXD	출력	송신 데이터
3	RXD	입력	수신 데이터
4	-	-	N.C.
5	SG	-	시그널 그라운드
6	DSR	출력	Data Set Ready
7	RTS	입력	송신 요구
8	CTS	출력	송신허가
9	-	-	N.C.

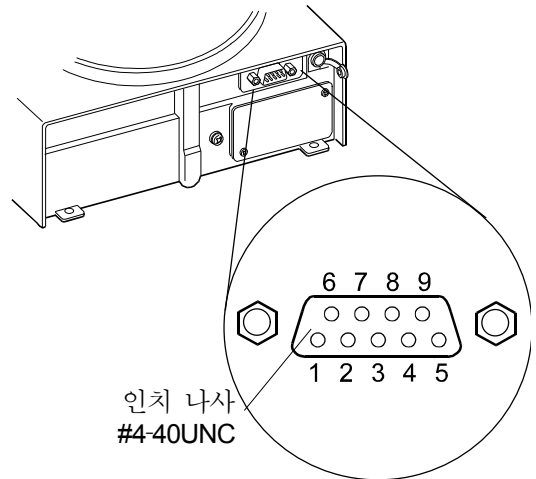

TXD, RXD 이외는 DTE측의 명칭입니다.

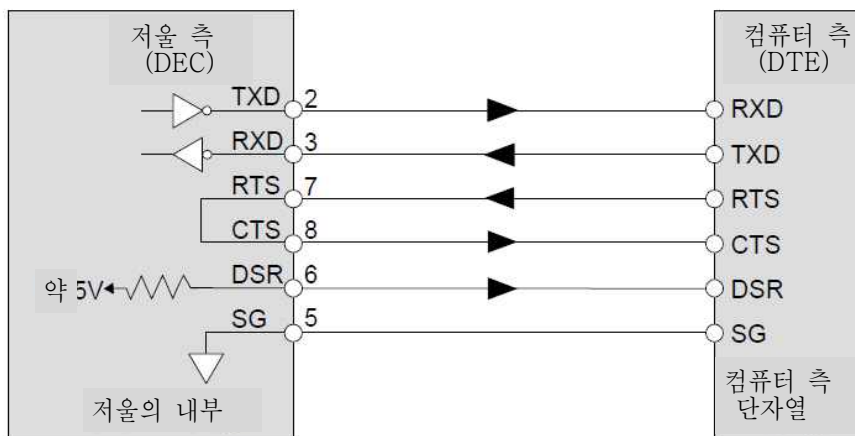

주변기기와의 접속

AD-8121B 프린트와의 접속

AD-8121B를 접속하고, 데이터를 프린트 할 경우, 저울의 내부설정을 다음과 같이 해 주십시오.

사 용 예	AD-8121B의 모드 설정
A&D표준 포맷의 중량데이터를, FZ-i / FX-i 본체의 [PRINT] 키 혹은 오토 프린트 모드를 사용하여 프린트 할 경우 (날짜, 시간 프린트 가능)	MODE 1
A&D표준 포맷의 중량 데이터를, AD-8121B의 [DATA] 키나 AD-8121B의 내장 타이머를 사용해서 프린트 할 경우(날짜, 시각을 프린트 가능) AD-8121B의 차트 프린트 기능을 사용할 경우	MODE 2
FZ-i / FX-i 의 통계연산 기능을 프린트 할 경우	MODE 3
GLP출력을 프린트 할 경우	MODE 3

분류항목	설정항목	출하시 설정값	AD-8121B MODE 1의 경우	AD-8121B MODE 2의 경우	AD-8121B MODE 3의 경우
dout 데이터 출력	Prt 데이터 출력 모드	0	0, 1, 2, 4, 5 주1	3	0, 1, 2, 4, 5 주1
	PUSE 데이터 출력간격	0	0	0	0, 1 주2
S, F 시리얼 인터페이스	bPS 보드레이트	2	2	2	2
	btPr 비트길이, 패리티	0	0	0	0
	CrLF 터미네이터	0	0	0	0
	tYPE 데이터 포맷	0	0	0	1




주1 데이터 출력 모드가 오토 프린트 모드(Prt : 2) 일 때, 사용하는 조건에 맞도록, AP-P (오토 프린트 극성)와 AP-b(오토 프린트 폭)를 설정해 주십시오. Prt : 4에서 비안정 데이터를 프린트 할 경우, AD-8121B의 Dip Switch3을 ON으로 해 주십시오.

주2 FX-i 의 통계연산 기능에서 복수 행을 인쇄 할 경우, 설정을 1로 해 주십시오.

메모

☐ 프린트 샘플은 「9.GLP와 ID번호」를 참조해 주십시오.

☐ AD-8121B Dip Switch

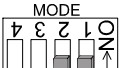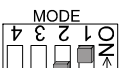
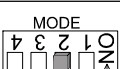
모 드	AD-8121B Dip Switch	설 명
MODE 1		데이터 수신 시, 프린트 표준 모드, 통계연산 모드
MODE 2		[DATA] 키, AD-8121B의 내장 타이머에 의해 프린트 표준 모드, 인터벌모드, 차트 모드
MODE 3		데이터 수신시에 프린트 덤프 프린트 모드

Dip Switch3은 비안정 데이터 취급

ON 비안정 데이터를 프린트한다.

OFF 비안정 데이터를 프린트 하지 않는다.


Dip Switch 4는 OFF으로 해 주십시오.

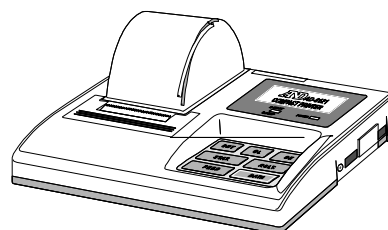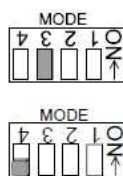

PC와의 접속

별매품인 USB인터페이스 (FXI02)를 이용하면 저울의 데이터를 간단하게 PC에 저장할 수 있습니다만, 표준장비인 RS-232C인터페이스에서도 PC에 저장 할 수 있습니다.

저울은 DCE (Data Communication Equipment)이므로, PC는 스트레이트 타입의 케이블로 접속합니다. 판매되고 있는 cable을 구입할 경우, 일반적으로 모뎀용으로서 판매되고 있는 것을 사용할 수 있습니다. 구입 시는 아래와 같은 사양을 확인해 주십시오.

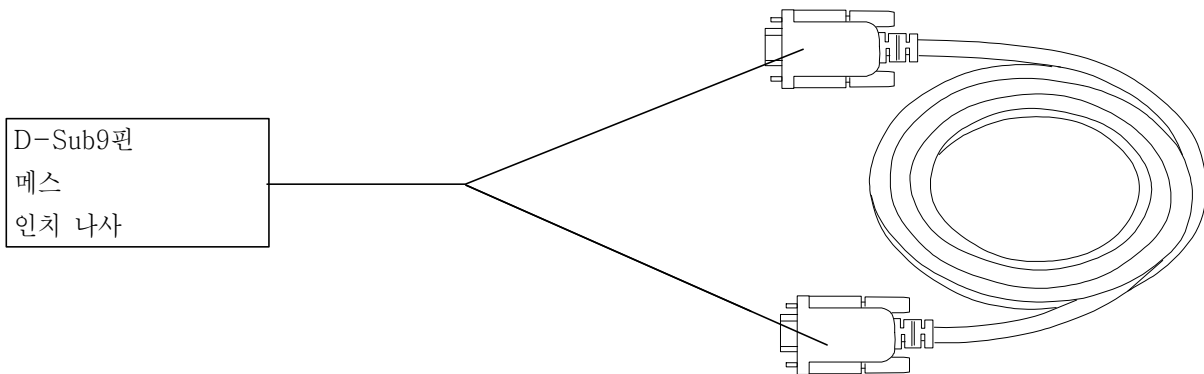

데이터통신 소프트웨어 WinCT를 이용한 접속

OS가 Windows PC인 경우, 자사 홈페이지에서 데이터통신 소프트웨어 WinCT를 다운로드해서 계량 데이터를 간단하게 PC에 전송할 수 있습니다.

「WinCT」의 통신방법에는, 「RsCom」과 「RsKey」 2종류가 있습니다.

WinCT의 설치 방법 등 상세한 사항은 WinCT 취급 설명서를 참조해 주십시오.

「RsCom」

- PC에서 커맨드에 의해 저울을 제어 할 수 있습니다.
- RS-232C를 통해서, 저울과 컴퓨터와의 사이에서 데이터의 송신, 수신을 행할 수 있습니다.
- 송신, 수신한 결과를 PC 화면상에 표시하거나, 텍스트 파일로 저장 할 수 있습니다. 또한 PC와 접속되어 있는 프린터에 그 데이터를 프린트 할 수 있습니다.
- PC의 복수의 포트 각각에 저울을 접속한 경우, 각 저울과 동시에 통신할 수 있습니다.
- 다른 어플리케이션과 동시에 실행이 가능합니다.

「RsKey」

- 저울에서 출력된 계량 데이터를 다른 어플리케이션 (Microsoft Excel 등)에 직접 전송 할 수 있습니다.
- 표계산 (Excel), 텍스트 에디터(메모장, Word)등 어플리케이션의 종류는 다양합니다.

「RsWeight」

- 저데이터를 컴퓨터로 옮겨 리얼 타임으로 그래프화가 가능합니다.
- 데이터의 최대값, 최소값, 평균값, 표준편차, 변경계수등을 계산하여 표시가 가능합니다.

「WinCT」를 사용해서 다음과 같이 저울을 사용 할 수 있습니다.

① 계량 데이터의 집계

「RsKey」를 사용하면, 계량 데이터를 Excel의 워크시트 상에 직접 입력할 수 있습니다. 그 후는 Excel의 기능에 따라 데이터의 합계, 평균, 표준편차, MAX, MIN등의 집계, 그래프화가 가능하기 때문에 재료의 분석이나 품질관리 등에 편리합니다.

② PC에서 각 명령을 내리고, 저울을 컨트롤

「RsCom」을 사용하면, 컴퓨터에서 “RE-ZERO Command” 혹은 “데이터 저장 명령”을 저울에 송신하고, 저울을 컨트롤할 수 있습니다.

③ 소지한 프린트에 저울 GLP데이터를 인쇄, 기록

저울의 GLP데이터를, 소지한 프린터 (컴퓨터에 접속한 프린트)를 통하여 인쇄할 수 있습니다.

④ 일정 시간마다 계량 데이터를 입력

예를 들면 1분 간격으로 데이터를 자동으로 입력하고, 계량값의 경과 시 특성을 얻을 수 있습니다.

⑤ PC를 외부표시기로 사용

「RsKey」의 “테스트 표시기능”을 이용하면, 컴퓨터를 저울의 외부표시기로서 사용할 수 있습니다. (저울은 스트림 모드)

커맨드

커맨드 일람

※ 커맨드는, 51F LRF 에서 지정한 터미네이터(CR LF 또는 CR)를 부가해서 저울에 송신합니다.

계량값을 요구하는 커맨드	내 용
C	S, SIR커맨드 해제를 요구한다
Q	즉시, 1 계량 데이터를 요구한다
S	안정 후, 1 계량 데이터를 요구한다
SI	즉시, 1 계량 데이터를 요구한다
SIR	즉시, 계속된 계량 데이터를 요구한다 (반복)
ESC P	안정 후, 계량 데이터를 요구한다

※ “Q” 커맨드와 “SI” 커맨드, “S” 커맨드와 “ESC P” 커맨드는 같은 동작이 됩니다.

저울을 제어하는 커맨드	내 용 (계량 표시에서의 기능)
CAL	CAL키,
EXC	외부분동 CAL *
OFF	표시를 OFF 한다
ON	표시를 ON 한다
P	ON:OFF키, 표시의 ON, OFF
PRT	PRINT키
R	RE-ZERO키 (0) 표시)
SMP	SAMPLE키(최소 표시 절환)
T	용기 키 (0 표시)
Z	RE-ZERO 키 (0 표시)
ESC T	RE-ZERO키 (0 표시)
U	MODE키 (단위전환)
?ID	ID번호를 요구한다
?SN	시리얼 번호를 요구한다
?TN	기종명을 요구한다
?PT	용기값을 요구한다
PT:*****.* _ _ g	용기값을 변경한다 부가되는 단위는 그 때의 계량 단위로 A&D표준 포맷의 단위 코드 (3자리)를 사용해 주십시오.

※ “R” 커맨드, “Z” 커맨드, “ESC T” 커맨드와 동일한 동작을 합니다.

※ “ESC” : ASCII 코드 1Bh

* 는 FZ-i 시리즈만 해당

<AK>코드와 에러 Code의 송출

내부설정 「시리얼 인터페이스(SIF)」의 「AK, 에러 코드 출력한다 (Errd l)」로 설정하면, 모든 커맨드에 대하여 반드시 어떤 응답이 있고, 통신의 신뢰성이 향상됩니다.


Errd l의 경우

- 데이터를 요구하는 커맨드를 저울에 송신했을 때, 저울이 요구된 데이터를 송출할 수 없는 경우에는, 저울은 에러 코드(유럽 공동체, Exx)를 나타냅니다. 저울이 요구된 데이터를 출력할 수 있는 경우에는, 저울은 요구된 데이터를 나타냅니다.
- 저울을 제어하는 커맨드를 저울에 송신했을 때, 저울이 그 커맨드를 실행할 수 없는 상태에 있는 경우는, 저울은 에러 코드(유럽 공동체, Exx)를 표시합니다. 저울이 보낸 커맨드를 실행할 수 있는 경우는 <AK>코드를 나타냅니다.


다음 커맨드는 커맨드 수신 시 뿐만 아니라, 처리 종료 시에도 <AK> 코드를 나타냅니다. 안정대기 Error 등 처리가 정상종료하지 않았을 경우, 에러 코드 (유럽 공동체, Exx)를 나타내고, 이때는 “CAL” 커맨드로 Error를 해제합니다.


CAL커맨드 ON커맨드 P커맨드
(단, 교정분동에 의한 캘리브레이션을 하는 경우)
R커맨드 Z커맨드 T커맨드
(단, 표시를 영(0)으로 하는 RE-ZERO 동작을 하는 경우)

R커맨드의 예

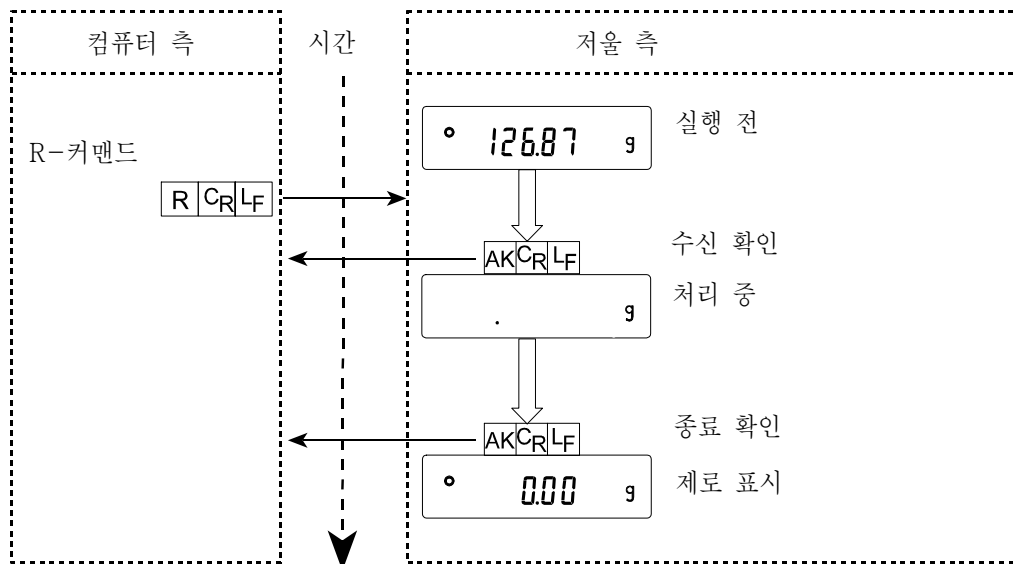


CAL 커맨드의 예 (FZ-I 시리즈 내장분동에 의한 캘리브레이션)

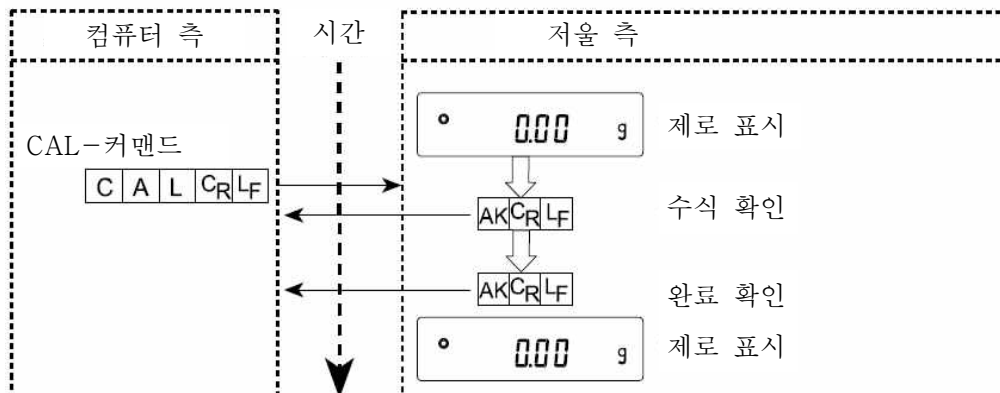


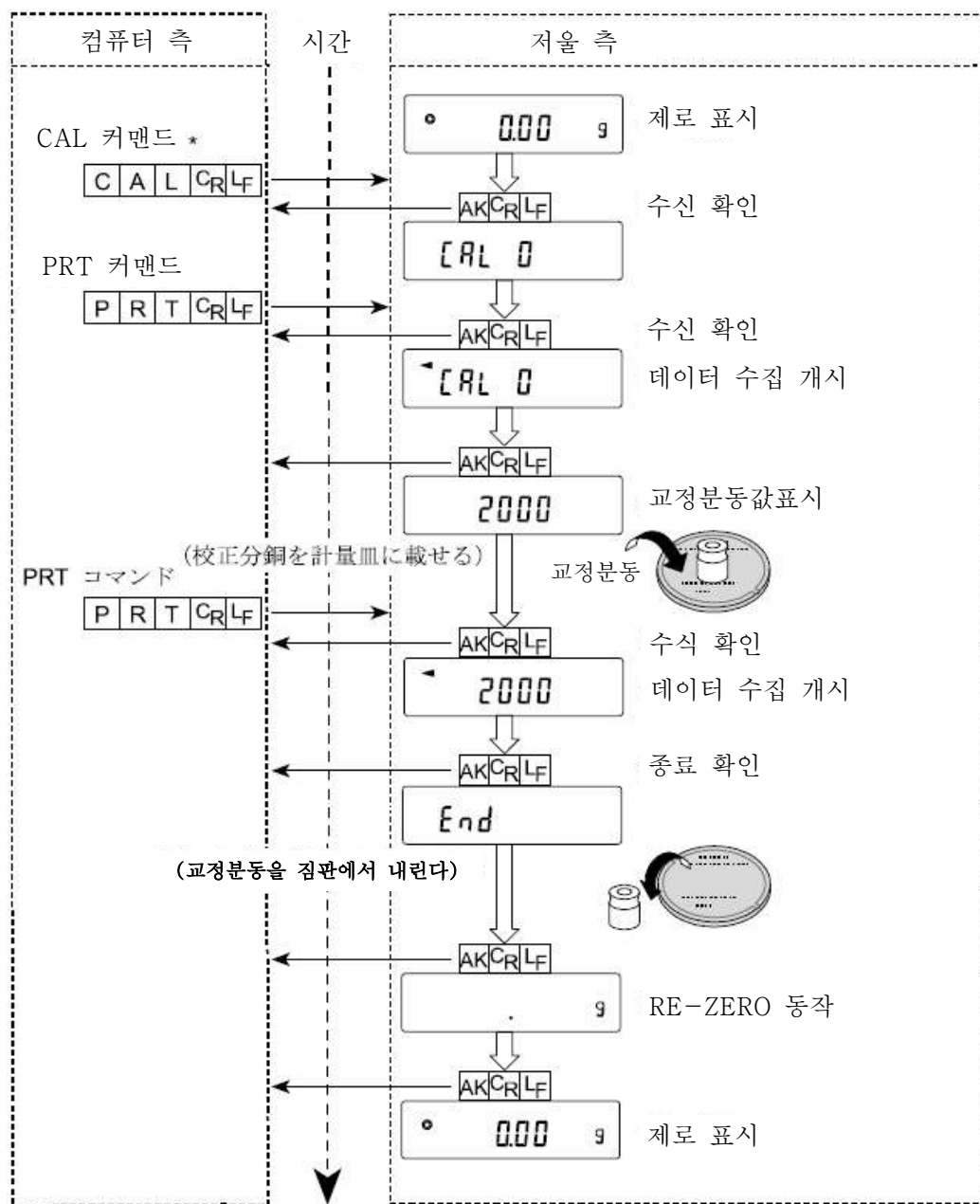

T커맨드의 예

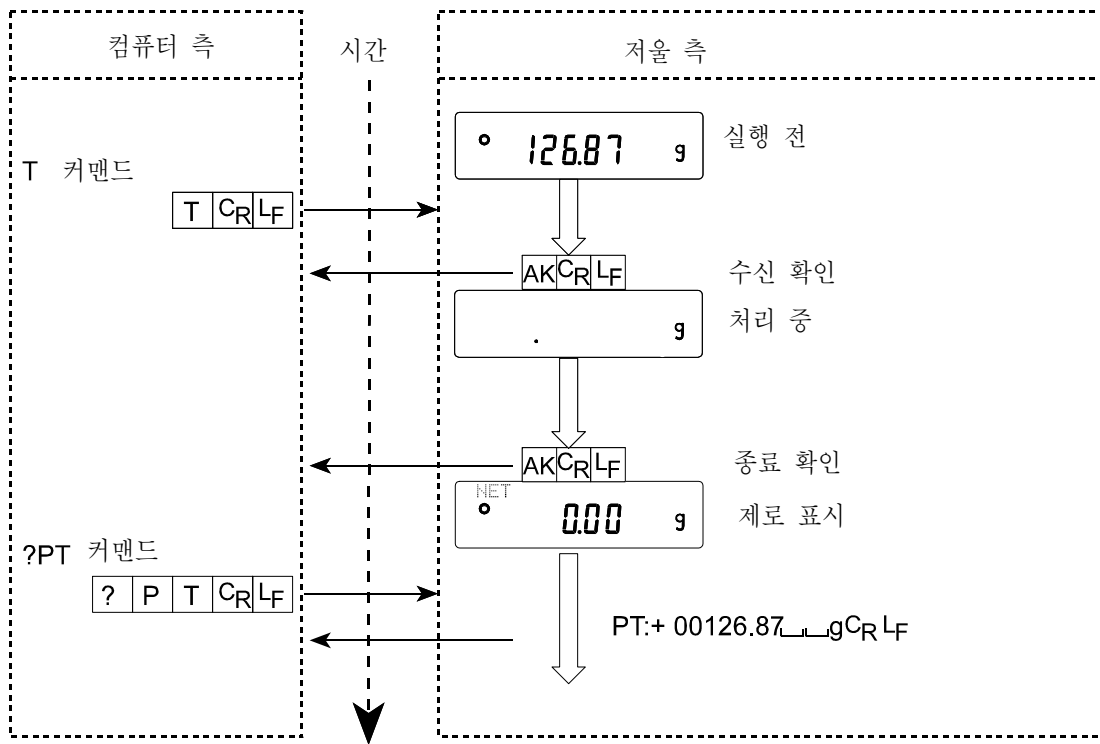

PT커맨드의 예

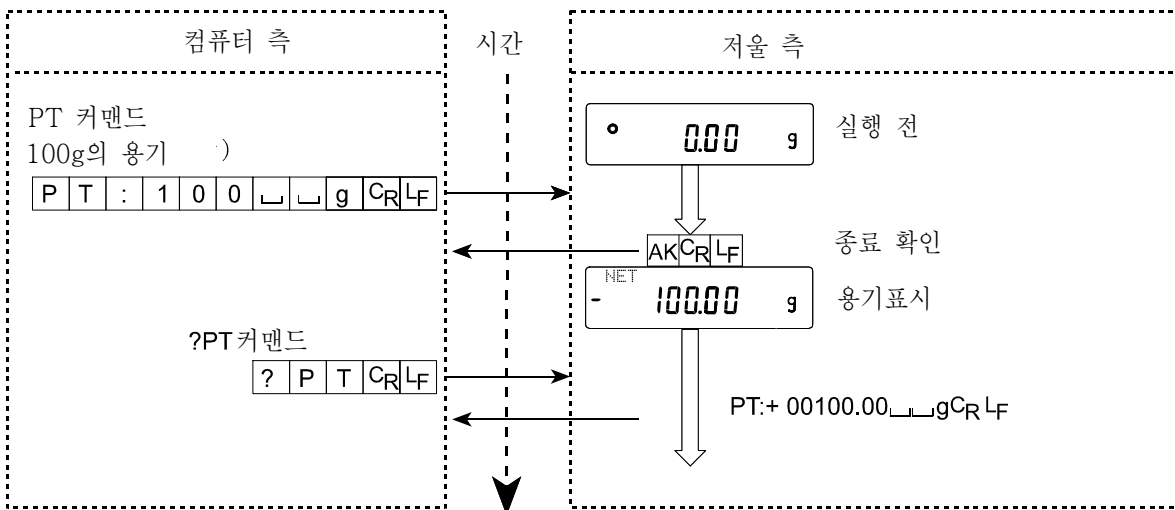

- 노이즈 등에 의해 송신한 커맨드가 원래의 것에서 변한 경우나, 통신상의 Error(Parity Error)가 발생한 경우에도 Error Code를 나타냅니다. 그 때는 다시 커맨드를 송신하는 등의 처리를 할 수 있습니다.

<AK>코드는 ASCII코드06h 입니다.

관련된 설정

저울에는, RS-232C 출력에 관해서 내부설정 「데이터 출력(data)」와 「시리얼 인터페이스(SIF)」가 있습니다. 사용방법에 따라서 설정해 주십시오.

12. 보수

손질

- ☐ 더러워졌을 때는 중성세제를 조금 묻힌 부드러운 헝겊으로 닦아내 주십시오.
- ☐ 유기용제나 합성섬유는 사용하지 마십시오.
- ☐ 저울은 분해하지 마십시오.
- ☐ 수송 시에는 전용 포장상자를 사용해 주십시오.

13. 고장 시 대책

저울의 동작 확인 및 측정환경, 측정방법의 확인

저울은 정밀기기이므로, 측정환경이나 측정방법에 따라서는 올바른 값을 얻을 수 없는 경우가 있습니다. 측정물은 몇 번씩 올렸다 내렸을 경우에, 그 재현성이 없는 경우, 또는 저울의 동작이 정상이 아니라고 판단되는 경우, 아래의 항목을 확인해 주십시오. 각 항목에서 체크하고, 그래도 이상이 있는 경우에는 수리를 의뢰해 주십시오.

1. 저울이 정상적으로 작동하는지 확인.

- ☐ 간단한 확인 방법으로서, 교정 분동으로 재현성(반복성)을 확인해 주십시오. 이 때, 반드시 짐판 중앙에 분동을 올려 주십시오.
- ☐ 정확한 확인 방법은, 분동값이 정확한 분동으로, 재현성, 직선성, 교정값 등을 확인해 주십시오.

2. 측정환경이나 측정방법이 올바르게 실행되는지 확인.

아래의 각 항목을 체크해 주십시오.

측정환경 check

- ☐ 저울의 설치장소는 고정되어 있는가? (특히, 최소표시 0.001g 타입)
- ☐ 저울이 수평으로 되어 있는가? (6페이지 참조)
- ☐ 저울 주위의 바람이나 진동은 문제없는가?
최소표시 0.001g type에는 소형바람막이가 부착되어 있는가?
- ☐ 저울을 설치한 주위에 강한 노이즈 발생원(motor등)은 있는가?












저울 사용방법 check



- ☐ 짐판이 바람막이를 등에 접촉되어 있지 않는가? (계량판이 바르게 설치되어 있는가?)
- ☐ 측정물을 올리기 전에 반드시 **RE-ZERO** 키를 누르고 있는가?
- ☐ 측정물은 짐판 중앙에 올려져 있는가?
- ☐ 계량작업 전에 캘리브레이션을 했는가?
- ☐ 계량작업 전에 30분 이상 전원을 접속해서 워밍업을 했는가?

측정물의 check

- ☐ 측정물이 주위의 온도, 습도 등의 영향에 의해, 수분의 흡수나 발열 등의 현상은 없는가?
- ☐ 측정물 용기의 온도는 주위온도에 잘 융합되어 있는가? (6페이지 참조)
- ☐ 측정물이 정전기에 의해 전기를 띄고 있지 않는가? (6페이지 참조)
(특히, 최소표시 0.001g type에서, 상대습도가 낮을 때 발생합니다)
- ☐ 측정물은, 자성물질(철 등)인가? 자성 물질의 측정은 주의가 필요합니다. (6페이지 참조)

에러 표시 (에러 코드)

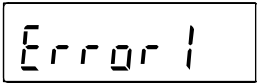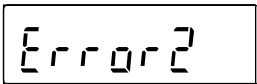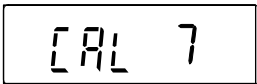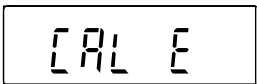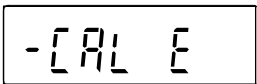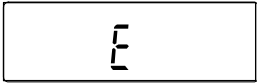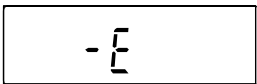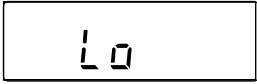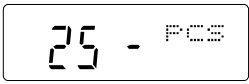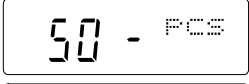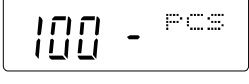에러 표시	Error Code	내용과 대처 방법
	EC, E11	계량값 불안정 계량값이 불안정하여, 「영(0)표시로 한다」 혹은 「캘리브레이션」 등을 실행할 수 없습니다. 집판 주위를 점검해 주십시오. 「계량 중 주의」를 참조 해 주십시오. 설치장소의 환경 (진동, 바람, 정전기)을 개선해 주십시오. [CAL] 키를 누르면 계량 표시로 되돌아갑니다.
		설정값 에러 입력한 값이, 설정범위를 초과하였습니다. 다시 입력해 주십시오.
	EC, E17	내장분동 에러 (FZ-i 시리즈만 해당) 내장분동의 가감기구가 비정상입니다. 재조작 해 주십시오.
	EC, E20	CAL 분동불량 (+) 교정 분동이 너무 무겁습니다. 집판 주위를 확인해 주십시오. 교정 분동의 중량을 확인해 주십시오. [CAL] 키를 누르면 계량 표시로 되돌아갑니다.
	EC, E21	CAL분동불량(-) 교정 분동이 너무 가볍습니다. 집판 주위를 확인해 주십시오. 교정 분동의 중량을 확인해 주십시오. [CAL] 키를 누르면 계량 표시로 되돌아갑니다.
		하중초과 에러 계량값이 최대중량을 초과하였습니다. 집판 위를 제거해 주십시오.
		하중부족 에러 계량값이 너무 가볍습니다. 집판이 바르게 올려져 있지 않습니다. 집판을 바르게 올려 주십시오. 캘리브레이션을 해 주십시오.
		샘플중량 에러 개수, 퍼센트 계량의 샘플 등록 중, 샘플 중량이 너무 가벼운 것을 나타냅니다. 그 샘플은 사용 없습니다.
  		샘플 부족 개수 모드에서, 샘플 중량이 너무 가볍기 때문에, 그대로 등록하면 계수오차가 커질 가능성이 있습니다. 샘플을 추가하지 않고, [PRINT] 키를 누르면 계수표시가 되지만, 정확한 계수를 위해 표시수량 만큼 샘플을 추가하고 [PRINT] 키를 눌러 주십시오.

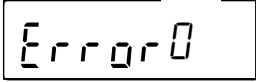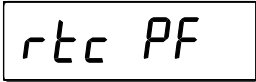에러 표시	Error Code	내용과 대처 방법
		저울 내부 에러 연속으로 표시되는 경우 수리를 의뢰해 주십시오.
		시계 배터리 에러 시계의 백업전지가 없습니다. 아무 버튼을 누른후, 일자 · 시각의 조정을 실시해 주십시오. 시계의 백업전지가 없어도, 저울이 통전되어있다면 정상적으로 동작합니다. 빈번히 에러가 발생하는 경우는 수리를 의뢰해 주십시오.
	EC, E00	커뮤니케이션 에러 통신상의 에러를 검출했습니다. 포맷이나 보드레이트 등을 확인해 주십시오.
	EC, E01	미정의 커맨드 에러 정의되지 않는 커맨드를 검출했습니다. 송신한 커맨드를 확인해 주십시오.
	EC, E02	실행 불가능상태 수신한 커맨드는 실행할 수 없습니다. 예) 계량 표시가 아닌데도 Q커맨드를 받은 경우 예) RE-ZERO 실행 중에 Q커맨드를 받은 경우 송신하는 커맨드의 타이밍을 확인해 주십시오.
	EC, E03	타임 과하중 t-UP l로 설정했을 때, 커맨드의 문자를 수신 중에 약1초 이상의 대기시간이 발생했습니다. 통신을 확인해 주십시오.
	EC, E04	캐릭터 과하중 수신한 커맨드의 글자수가 허용값을 초과하였습니다. 송신하는 커맨드를 확인해 주십시오.
	EC, E06	포맷 에러 수신한 커맨드의 나열이 올바르지 않습니다. 예) 수치의 자리수가 올바르지 않는 경우 예) 수치 가운데 알파벳이 나열된 경우 송신한 커맨드를 확인해 주십시오.
	EC, E07	설정값 에러 수신한 커맨드의 수치가 허용값을 넘었습니다. 커맨드 수치의 설정범위를 확인해 주십시오.
기타 에러표시		이외의 에러 표시일 때, 또는 상기의 에러가 취소되지 않을 때는 가장 가까운 대리점에 연락해 주십시오.

수리의뢰

저울의 동작 확인 후 불량 또는 수리를 요하는 에러 메시지가 발생했을 경우, 구입처 등에 문의해 주십시오.
또, 저울은 정밀기기이므로 수송 시, 취급상 주의를 요합니다.

- 구입 시 저울이 수납되어 있었던 포장재, 포장상자를 사용해 주십시오.
- 집판은 따로 운송 바랍니다.


14. 옵션 · 별매품

옵션


주의 FX *i*-02, FX *i*-08, FX *i*-09는, 동시에 사용할 수 없습니다.

FX *i*-02: 저울 본체내장 type: USB인터페이스 (대응OS는 윈도우 98 OSR2 이후가 됩니다.)

- ☐ 저울의 중량데이터(수치 만)를, USB경유로 PC에 한 방향으로 송신 할 수 있습니다.
- ☐ Excel이나 Word, 메모장 등에 중량 데이터 (수치 만)를 자동적으로 입력할 수 있습니다.
- ☐ 드라이브의 설치 는 불필요합니다.
- ☐ WinCT를 사용한 양방향통신 (Q커맨드 등에 의한 중량 데이터의 수신)이나, 통계연산 출력 혹은 GLP출력을 PC에 입력하는 경우 USB 컨버터(AX-USB-9P)를 사용해 주십시오.

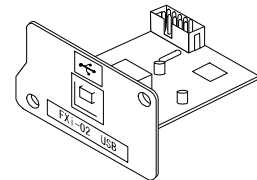


FX *i*-02의 사용예

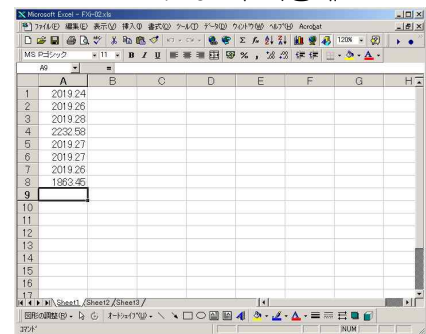


FX *i*-08: 이더넷 인터페이스

- ☐ 저울을 LAN (이더넷)에 접속하고, LAN상의 PC와 양방향통신이 가능합니다.
- ☐ LAN접속용 데이터통신 software 「WinCT-Plus」가 부속품입니다.
 - 1대의 PC로 LAN에 접속한 복수의 계량기의 데이터를 저장할 수 있습니다.
 - PC의 커맨드에 의해 계량기를 컨트롤 할 수 있습니다.
 - 계량기로부터 전송 된 데이터를 저장할 수 있습니다. (예) 저울의 **[PRINT]** 키를 눌러 데이터를 출력하고 저장한다.
 - 기록한 데이터를 Excel로 열릴 수 있습니다. (Microsoft Excel을 사전에 인스톨 할 필요가 있습니다.)

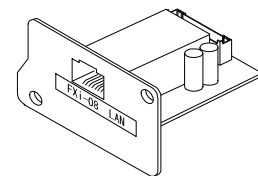

FX *i*-08의 사용예

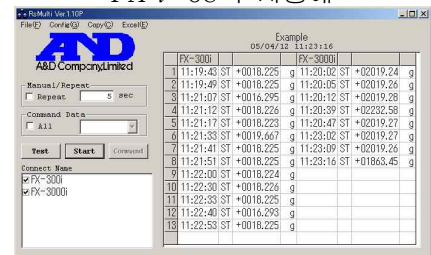

FX *i*-09: 내장 배터리 유닛 (니켈 수소충전지)

FX *i*-10: 소형바람막이


- ☐ FX-200*i* / 300*i* 표준부속 바람막이입니다. FX-2000*i*/ 3000*i* 에도 부착할 수 있습니다.

FX *i*-11: 대형바람막이

- ☐ FX-*i* 시리즈의 모든 기종에 부착할 수 있습니다. 대형 비커나 메스실린더 등, 소형바람막이 높이가 맞지 않을 경우 사용해 주십시오.

AX-FX i-12: 동물 집판

- ☐ 적용 기종 : FZ-2000i / FZ-3000i / FZ-5000i
FX-2000i / FZ-3000i / FZ-5000i
- ☐ 작은 동물의 계량에 사용합니다.
- ☐ 동물집판을 올리면 최대용량이 약 200g작게 됩니다.

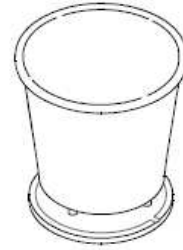

FX i15-JA: 캐링 케이스


- ☐ FZi /FXi 시리즈 모듈을 수납할 수 있어 운반할 수 있는 캐링케이스입니다.

AX-FX i-31: 본체 커버

- ☐ 표준 부속 본체보호 커버입니다.

AX-USB- 9P: USB컨버터 외 타입

- ☐ PC에 COM포트를 증설합니다.
- ☐ 드라이브의 설치 후, 양방향의 통신이 가능해 집니다.
- ☐ COM포트가 없는 PC에서도, USB접속에서 「WinCT」 등, 시리얼 통신의 소프트웨어를 사용 할 수 있습니다.

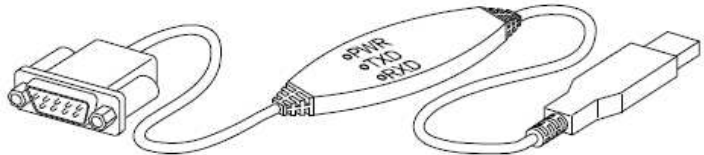

별매품

AD-8920A: 외부표시기


- ☐ FX-i 시리즈의 RS-232C 인터페이스와 접속하고, 저울과 떨어진 장소에서 계량값을 읽을 수 있습니다.

AD-8922: 외부 콘트롤

- ☐ FX-i 시리즈의 RS-232C인터페이스와 접속하고, 저울을 원격 조작할 수 있습니다.
- ☐ 옵션에서, 아날로그 출력이나 콤팩터 출력에 부착할 수 있습니다.

AD-8121B: 콤팩트 프린트

- ☐ 소형, 경량
- ☐ 통계연산기능, 달력·시계기능, 인터벌 인쇄 기능 (5초~30분의 일정시간마다 인쇄), 차트 인쇄 기능 (지정의 2자리를 그래프 형식에서 인자), 덤프 프린트 모드
- ☐ 5x7도트, 16문자/행
- ☐ AX-PP143 (45 mm 폭 x 50mm 길이, ϕ 65 mm)을 사용
- ☐ AC아답터 또는 알칼리 건전지를 사용

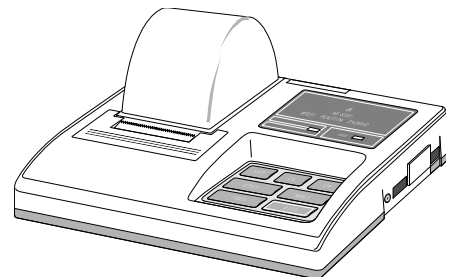

AD-1683: 정전기 방지기

- ☐ 측정샘플의 정전기에 의한 계량 오차를 방지합니다.
- ☐ 직류식에서 이온의 도달 거리가 길기 때문에, 송풍이 없이 작은가루 정말 계량에 최적입니다.



AD-1684: 정전기 측정기

- ☐ 계측시료나 중량, 방풍등 저울의 주변기기 (자동측정 라인등)의 대전량을 측정해 겨로가를 표시합니다. 전하고 있는 경우는 AD-1683(제전기)를 사용하면서 제전할 수 있습니다.



AD-1689: 핀셋

- ☐ 저울 교정전용 핀셋입니다.

15. 사양

		FZ- 200i	FZ-300i	FZ-500i	FZ-2000i	FZ-3000i	FZ-5000i
최 대 중 량		220g	320g	520g	2200g	3200g	5200g
최 대 표 시		220.084g	320.084g	520.084g	2200.84g	3200.84g	5200.84g
최 소 표 시		0.001g			0.01g		
재 현 성 (표 준 편 차)		0.001g			0.01g		
직 선 성		± 0.002g			± 0.02g		
안 정 소 요 시 간 ([FAST] 설정시의 대표값)		약1초					
감도 드리프트(10도~30도)		± 2ppm/℃					
내장분동에의한 조정후의정도 (용 량 에 대 해 서) ※		±0.010g			±0.10g	±0.15g	
내 장 분 동		있음					
시 계 기 능		있음					
동 작 온 도 · 습 도 범 위		5도~40도, 85%RH이하 (결로 하지 않는 것)					
표 시 변 환 주 기		5회/초, 10회/초 또는 20회/초					
표 시 모 드		g(그램), PCS(개수), %(퍼센트), ct(캐럿)					
개 수 모 드	최 소 단 위 질 량	0.001g			0.01g		
	샘 플 수	5, 10, 25, 50 또는 100개					
퍼 센트 모 드	최 소 100 % 질 량	0.100g			1.00g		
	퍼 센트 최 소 표 시	0.01%, 0.1%, 1% (100% 질량에 의해 자동전환)					
carat	최 대 중 량	1100 ct	1600 ct	2600 ct	11000 ct	16000 ct	26000 ct
	최 소 표 시	0.005 ct			0.05 ct		
통 신 기 능		RS-232C					
사용가능한 외부교정 분동		200g	300g	500g	2000g	3000g	5000g
		100g	200g	400g	1000g	2000g	4000g
		50g	100g	300g	500g	1000g	3000g
		50g	200g		500g	2000g	
			100g			1000g	
			50g				500g
집 판 치 수		φ 130 mm			φ 150 mm		
외 형 크 기		193(W) x 262.5(D) x 84.5(H) mm					
전 원 (A C 아 답 터)		AC아답터 입력: AC100V(+ 10%,15%) 50Hz/ 60Hz 소비전력: 약11VA (AC아답터를 포함한다)					
본 체 질 량		약3. 0kg					

※ □ 부착하는 소형방풍을 이용해서 10℃~30℃에 대해서 급격한 온습도 변화, 진동, 바람, 정전기등의 영향이 없는 환경에서 내장 분동에 의한 교정 직후의 정도입니다.




□ FZ- i 시리즈의 내장분동은 사용환경 · 시간경과에 따른 질량변화가 일어날 가능성이 있습니다.
외부분동에 의한 정기적인 교정 및 유지보수를 추천하겠습니다.

		FZ- 200i	FZ-300i	FZ-500i	FZ-2000i	FZ-3000i	FZ-5000i
최 대 중 량		220g	320g	520g	2200g	3200g	5200g
최 대 표 시		220.084g	320.084g	520.084g	2200.84g	3200.84g	5200.84g
최 소 표 시		0.001g			0.01g		
재 현 성 (표 준 편 차)		0.001g			0.01g		
직 선 성		± 0.002g			± 0.02g		
안 정 소 요 시 간 ([FAST] 설정시의 대표값)		약1초					
감도 드리프트(10도~30도)		± 2ppm/℃					
내장분동에의한 조정후의정도 (용 량 에 대 해 서) ※		±0.010g			±0.10g	±0.15g	
내 장 분 동		없음					
시 계 기 능		없음					
동 작 온 도 · 습 도 범 위		5도~40도, 85%RH이하 (결로 하지 않는 것)					
표 시 변 환 주 기		5회/초, 10회/초 또는 20회/초					
표 시 모 드		g(그램), PCS(개수), %(퍼센트), ct(캐럿)					
개 수 모 드	최 소 단 위 질 량	0.001g			0.01g		
	샘 플 수	5, 10, 25, 50 또는 100개					
퍼 센 트 모 드	최 소 100 % 질량	0.100g			1.00g		
	퍼 센 트 최 소 표 시	0.01%, 0.1%, 1% (100% 질량에 의해 자동전환)					
carat	최 대 중 량	1100 ct	1600 ct	2600 ct	11000 ct	16000 ct	26000 ct
	최 소 표 시	0.005 ct			0.05 ct		
통 신 기 능		RS-232C					
사용가능한 외부교정 분동		200g	300g	500g	2000g	3000g	5000g
		100g	200g	400g	1000g	2000g	4000g
		50g	100g	300g	500g	1000g	3000g
		50g	200g			500g	2000g
			100g				1000g
			50g				500g
짐 판 치 수		φ 130 mm			φ 150 mm		
외 형 크 기		193(W) x 262.5(D) x 84.5(H) mm					
전 원 (A C 아 답 터)		AC아답터 입력: AC100V(+ 10%,15%) 50Hz/ 60Hz 소비전력: 약11VA (AC아답터를 포함한다)					
본 체 질 량		약2. 5kg					

외형크기도

FZ- 200i /300i /500i

FX- 200i /300i /500i

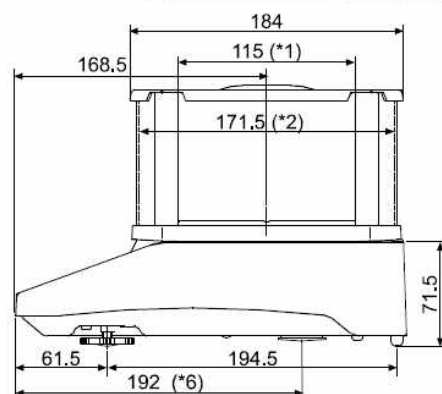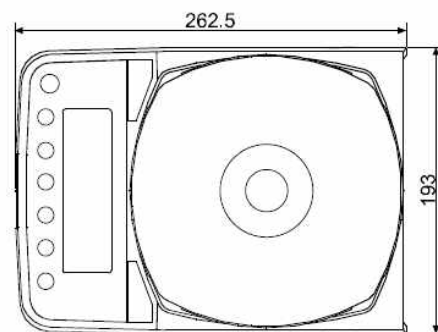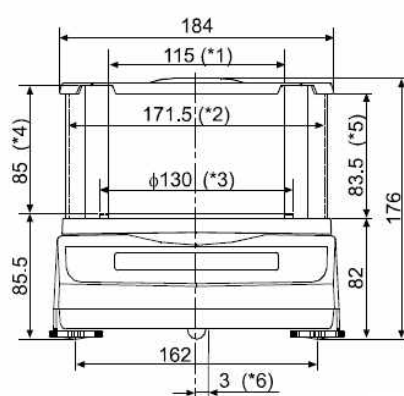

*1: 투명한 판을 제거할 때의 개구 폭

*2: 안 치수




*3: 짐판 내경

*4: 짐판에서 뚜껑까지의 높이(안 치수)

*5: 투명한 판을 제거할 때의 개구 높이

FZ- 2000i /3000i /5000i

FX- 2000i /3000i /5000i

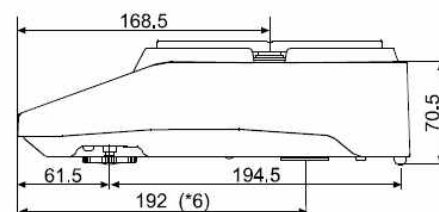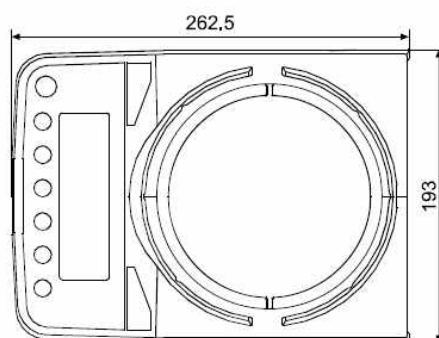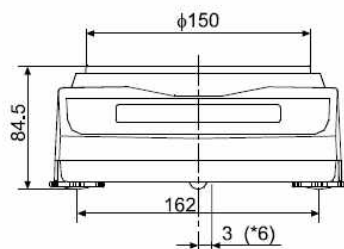

교정분동 내장입니다.

FZ- 2000i /3000i /5000i 에는 소형방풍이 부착됩니다.

단위 : mm